

SZR Series

INSTRUCTION MANUAL

Model
SZR-180

Ver. 1.3 2025



Table of Contents

1.	Warning	3
2.	Safety Information	3
3.	Package content	4
4.	Unpacking	5
5.	Intended use	5
6.	Symbols and conventions	5
7.	Instrument description	6
8.	Assembling	8
9.	Using the microscope	10
9.1	Adjusting interpupillary distance	10
9.2	Diopter compensation	10
9.3	Magnification	11
9.4	Use of aperture diaphragm	11
9.5	Use of trinocular port	11
9.6	Use of transmitted light illumination	12
9.7	Use of conversion lens	13
10.	Microphotography	14
10.1	Installing the camera	14
10.2	Parfocality adjustment	14
11.	Maintenance	15
12.	Troubleshooting	16
	Equipment disposal	17

1. Warning

This microscope is a scientific precision instrument designed to last for many years with a minimum of maintenance. It is built to high optical and mechanical standards and to withstand daily use. We remind you that this manual contains important information on safety and maintenance, and that it must therefore be made accessible to the instrument users. We decline any responsibility deriving from incorrect instrument use that does not comply with this manual.

2. Safety Information



Avoiding Electrical Shock

Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off position. Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users have full responsibility to use this equipment safely. Please follow the guidelines below, and read this manual in its entirety to ensure safe operation of the unit.

3. Package content



- ① Base
- ② Microscope body
- ③ Objective
- ④ Observation head

- ⑤ Eyepieces
- ⑥ Power supply
- ⑦ Dust cover

4. Unpacking

The microscope is housed in a moulded Styrofoam container. Remove the tape from the edge of the container and lift the top half of the container. Take some care to avoid that the optical items (objectives and eyepieces) fall out and get damaged. Using both hands (one around the arm and one around the base), lift the microscope from the container and put it on a stable desk.



Do not touch with bare hands optical surfaces such as lenses, filters or glasses. Traces of grease or other residuals may deteriorate the final image quality and corrode the optics surface in a short time.

5. Intended use

Standard models

For research and teaching use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.

IVD Models

Also for diagnostic use, aimed at obtaining information on the physiological or pathological situation of the subject.

6. Symbols and conventions

The following chart is an illustrated glossary of the symbols that are used in this manual.



CAUTION


This symbol indicates a potential risk and alerts you to proceed with caution.



ELECTRICAL SHOCK

This symbol indicates a risk of electrical shock.

7. Instrument description

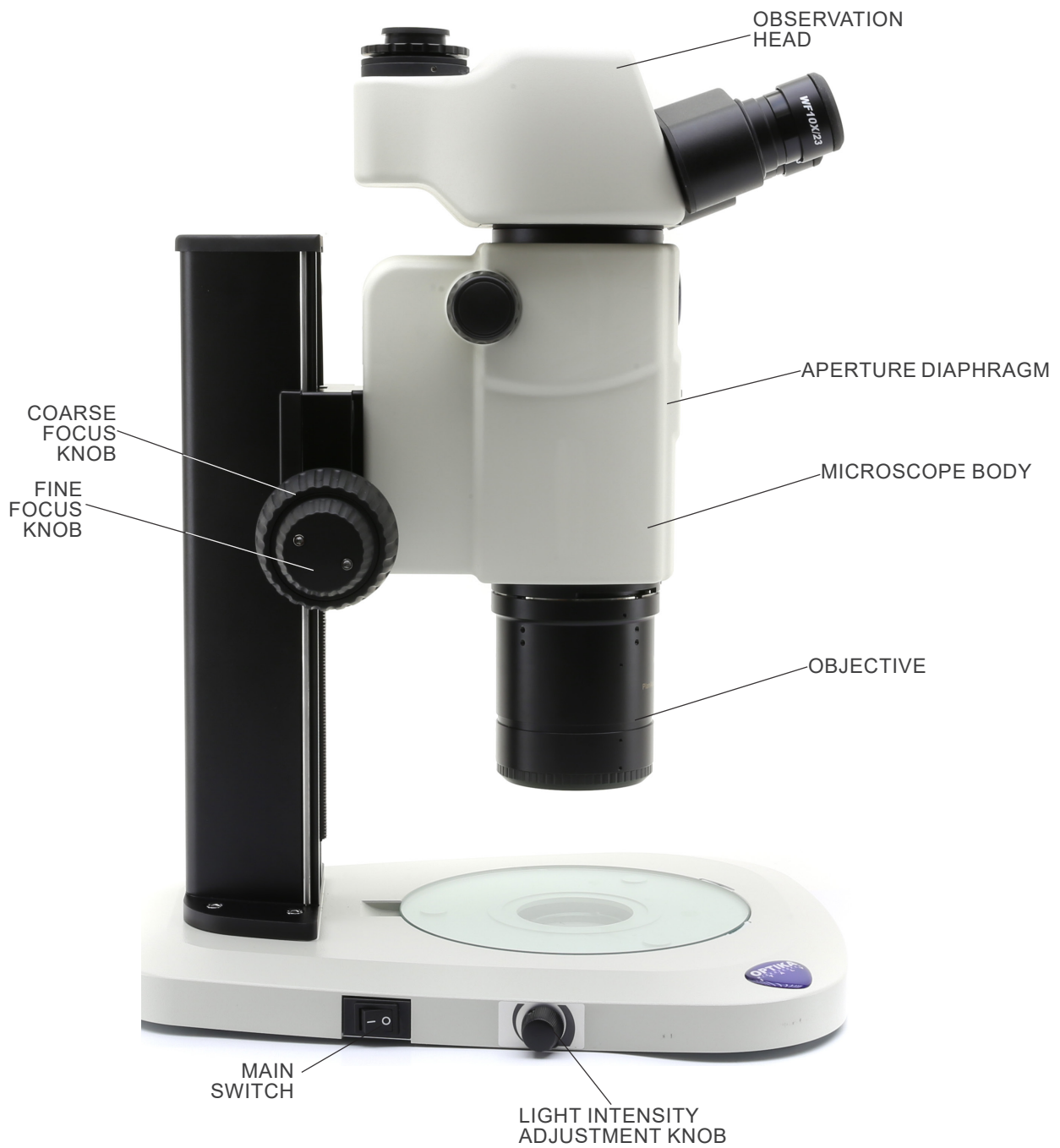


Opposite side




8. Assembling


1. Put the microscope base ① flat on the workbench. (Fig. 1)
2. Align the holes of the connecting plate ② of the stand column with the holes of the microscope base.
3. Use the provided fixing screws to connect the base and the column firmly.

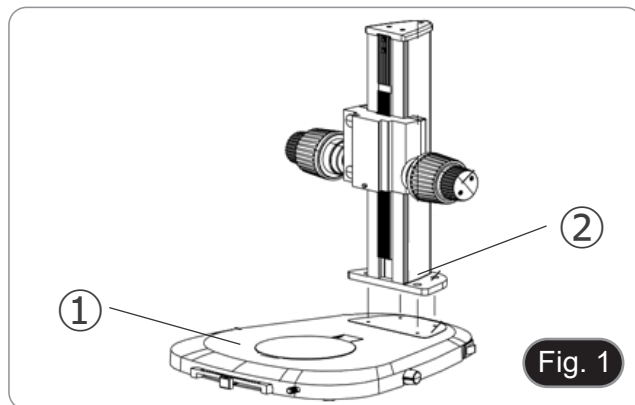


4. Insert the zoom body dovetail ③ into the dovetail of the focus system ④. (Fig. 2).
5. Lock the fixing screws ⑤.

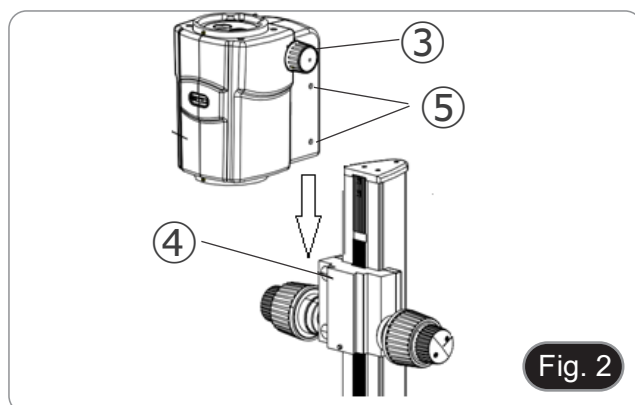


6. Install the head by aligning the round dovetail of the head with the hole of the microscope body. (Fig. 2)
7. Lock the fixing screw ⑥.

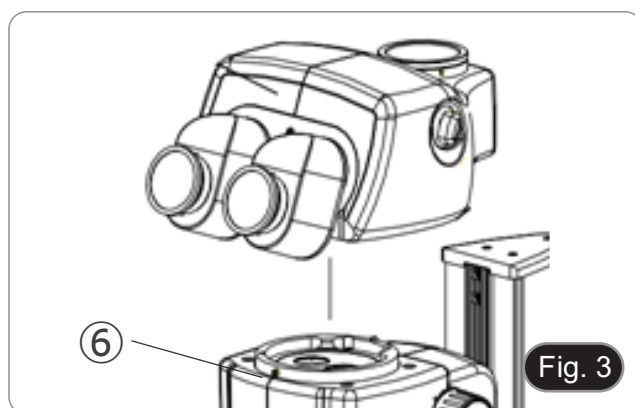

8. Insert eyepieces into empty eyepieces sleeves. (Fig. 4)

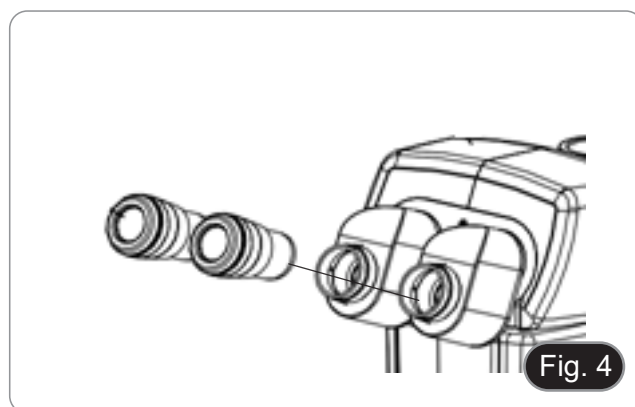

9. Screw the objective in the bottom part of the microscope body. (Fig. 5)
10. Lock the objective by screwing the fixing screw ⑦.

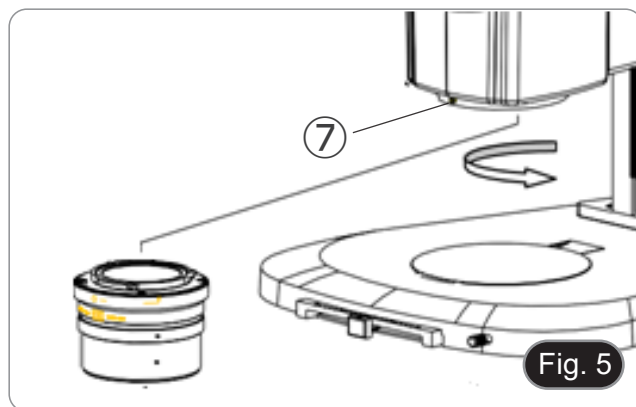

11. Plug the jack of the power supply in the socket of the microscope base.

9. Using the microscope

9.1 Adjusting interpupillary distance

1. Hold the right and left eyepiece tube with both hands and adjust the interpupillary distance by moving the two parts until one circle of light can be seen. (Fig. 6)
- If two circles appear, the interpupillary distance is too big.
- If two overlapped circles appear, the interpupillary distance is too small.



Fig. 6

9.2 Diopter compensation

- **This compensation makes possible for people wearing glasses to adjust the microscope to their eyes and use the microscope without glasses.**
1. Put the zoom down to the lowest magnification ① and focus the specimen with the focusing knobs ②. (Fig. 7)
 2. Put the zoom to the maximum magnification and repeat the focusing.
 3. Return to the lowest magnification: the specimen will be out of focus.
 4. Adjust the diopter compensation ring of the right eyepiece ③ (Fig. 8) until the image of the right eyepiece is clear and sharp. Repeat the procedure for the left eyepiece ④.
 5. Check the focus of the image for the whole zoom range. It should be perfectly parfocal (focus is maintained during the change of magnification).

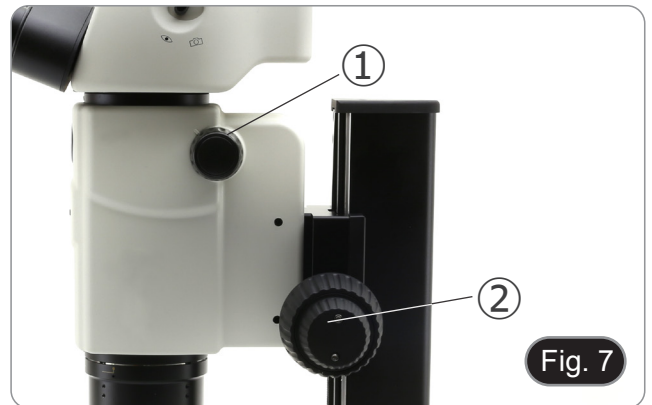


Fig. 7



Fig. 8

9.3 Magnification

1. Select the desired magnification by adjusting the zoom knob ①. (Fig. 9)
- Change the eyepieces if a different magnification range is needed.
 - The microscope body is equipped with a “click-stop” function that allows to obtain a precise setting of the desired magnification.
 - Total magnification used can be calculated as:
Eyepiece magnification * Zoom magnification * Objective lens magnification.


Eyepiece		10x	
Field number (mm)		24	
Objective	Total Mag	F.O.V (mm)	
1X	7.5X - 135X	30.67 - 1.7	



9.4 Use of aperture diaphragm

By varying the diaphragm aperture, the user can adjust the image to achieve better contrast and greater depth of field. (Fig. 10)

1. Move the aperture diaphragm lever ② to the right or left. Rotation towards “○” opens the diaphragm while rotation towards “⊗” closes it.
 2. Adjust the diaphragm during observation to optimize the effect on contrast and depth of field.
- **Do not close the diaphragm too tightly so as not to have a poor image quality and not to have an excessively dark image.**

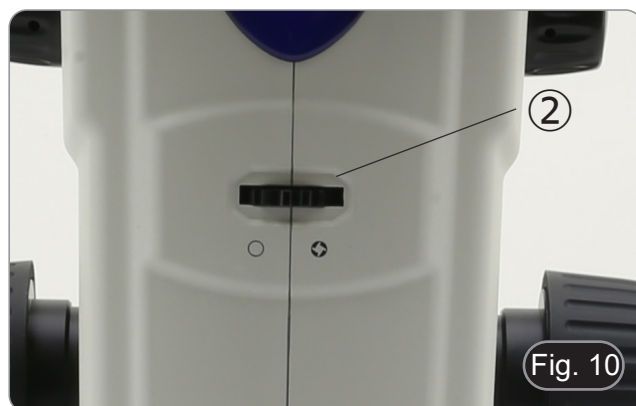

9.5 Use of trinocular port

Observation head is equipped with a light split selector ③. (Fig. 11)

1. Moving the selector to the “eye” position ④ allows the binocular observation.
 2. Moving the selector to the “camera” position ⑤ allows the trinocular observation.
- **When the selector is in the “camera” position the right eyepiece will be completely dark. This is not a defect.**




9.6 Use of transmitted light illumination


1. Set the main switch ① to "I" to turn on the base. (Fig. 12)
2. Turn the light intensity adjustment knob ② to adjust the brightness to the sample under observation.



3. Move the lever ③ located on the right side of the base. (Fig. 13)
 - This lever controls a black foil which slides horizontally along the light exit.

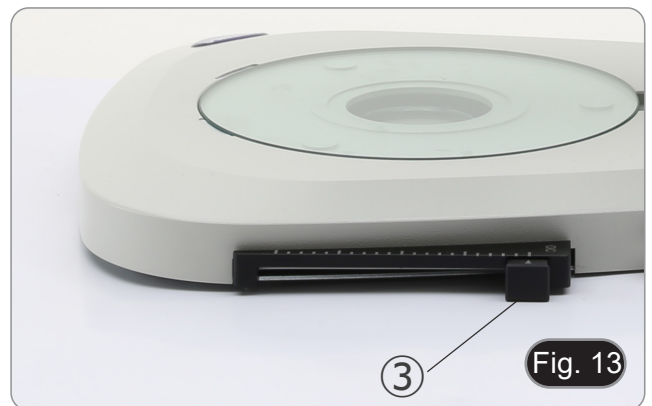

- Using the OIC (Oblique Illumination Contrast) system allows you to modulate the light to obtain three different types of observation.
4. When the foil is outside the optical path (Fig. 14), brightfield (BF) observation is obtained.

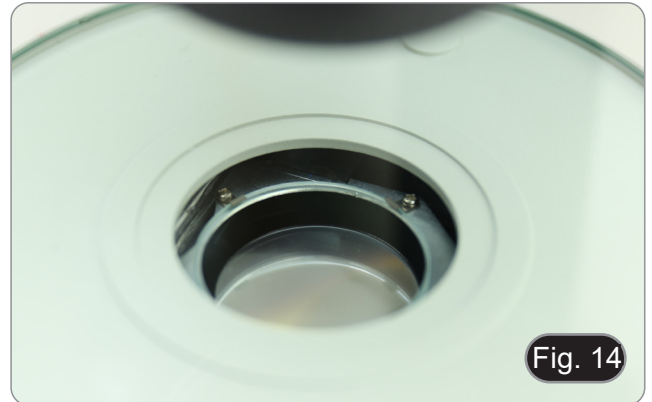

5. When the foil is completely inside the optical path (Fig. 15), dark field (DF) observation is obtained.




6. Moving the foil to an intermediate position (Fig. 16) results in the modulation of light called Oblique Illumination (OIC).



9.7 Use of conversion lens

- The conversion lens is used to optimize the light intensity according to the objective in use. (Fig. 17)
- 1. Fully insert the lever ① when using 1.6x or 2x objectives.
- 2. Pull lever ① all the way out when using 0.5x or 1x objectives.
- **There are currently no additional objectives available other than the standard 1X objective.**

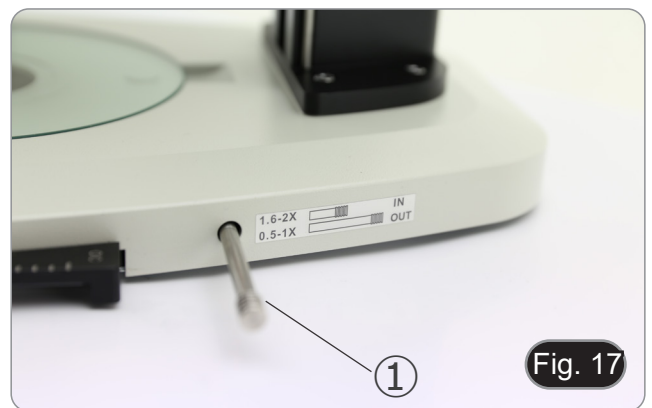

10. Microphotography

10.1 Installing the camera

1. Screw the camera on the provided C-mount adapter.
2. To obtain a perfect alignment of the camera with respect to the eyepieces, loosen the fixing screw ① on the C-mount adapter, rotate the camera until correct alignment is achieved, then tighten the screw. (Fig. 18)



10.2 Parfocality adjustment

In order to have the same focus when observing the specimen through the eyepieces and on the screen/monitor, please check that the microscope is properly installed and follow the instructions below.

1. Use a low power magnification and focus the specimen.
2. Reach the highest magnification available using the zoom knob and then focus the specimen again.
3. Turn on the live-view on the camera, without changing the focus on the microscope.
4. While observing the image on the screen/monitor, adjust the focus by turning the knurled knob ② on the C-mount adapter. (Fig. 19)



11. Maintenance

Operative environment

This microscope is recommended to be used in a clean, dry and shock free environment with a temperature of 5°-40°C and a maximum relative humidity of 75 % (non condensing). Use a dehumidifier if needed.

To think about when and after using the microscope



- The microscope should always be kept vertically when moving it and be careful so that no moving parts, such as the eyepieces, fall out.
- Never mishandle or impose unnecessary force on the microscope.
- Never attempt to service the microscope yourself.
- After use, turn off the light immediately, cover the microscope with the provided dust-cover, and keep it in a dry and clean place.

Electrical safety precautions



- Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off-position.
- Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users do have full responsibility to use this equipment safely.

Cleaning the optics

- If the optical parts need to be cleaned try first to: use compressed air.
- If that is not sufficient: use a soft lint-free piece of cloth with water and a mild detergent.
- And as a final option: use the piece of cloth moistened with a 3:7 mixture of ethanol and ether.
- **Note: ethanol and ether are highly flammable liquids. Do not use them near a heat source, near sparks or near electric equipment. Use these chemicals in a well ventilated room.**
- Remember to never wipe the surface of any optical items with your hands. Fingerprints can damage the optics.
- Do not disassemble objectives or eyepieces in attempt to clean them.

For the best results, use the OPTIKA cleaning kit (see catalogue).

If you need to send the microscope to Optika for maintenance, please use the original packaging.


12. Troubleshooting

Review the information in the table below to troubleshoot operating problems.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
I. Optical Section:		
The illumination is ON, but the field of view is dark	The plug is not connected to the illumination	Connect the cable
	The brightness is too low	Adjust to a proper setting
The edge of the field of view is vignetted or the brightness is asymmetric	The incident illuminator is not correctly oriented	Change the angle of the incident illuminator
Dust and stains can be seen in the field of view	There are stains and dust on the specimen	Clean the specimen
	There are stains and dust on the eyepiece	Clean the eyepiece
Poor image quality: <ul style="list-style-type: none"> The image is not sharp The contrast is not high The details are not clear Image glares 	The lenses (additional lens, objective, eyepieces) are dirt	Thoroughly clean all the optical system
One side of the image is out of focus.	The specimen is out of place (tilted)	Place the specimen flat on the stage
II. Mechanical Section:		
The focus knob is hard to turn	The tension adjustment collar is too tight	Loosen the tension adjustment collar
The focus is unstable	The tension adjustment collar is too loose	Tighten the tension adjustment collar
III. Electric Section:		
The LED doesn't turn on	No power supply	Check the power cord connection
The brightness is not enough	The brightness adjustment is low	Adjust the brightness
The light blinks	The power cord is poorly connected	Check the power cord
IV. Viewing tube assembly:		
The field of view of the two eyes is different	The interpupillary distance is not correct	Adjust the interpupillary distance
	The diopter correction is not right	Adjust the diopter correction
	The viewing technique is not correct, and the operator is straining the eyesight	When look into the eyepieces, do not stare at the specimen but look at the whole field of view. Periodically, move the eyes away to look at a distant object, then back into the eyepieces
V. Microphotography and video:		
The image is unfocused	Incorrect focusing	Adjusting the focus system as in the present manual
Bright patches appear on the image	Stray light is entering the microscope through the eyepieces and through the camera viewfinder	Cover the eyepieces and the viewfinder with a dark cloth

Equipment disposal

Art.13 Dlsg 25 July 2005 N°151. "According to directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC relating to the reduction in the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and waste disposal."

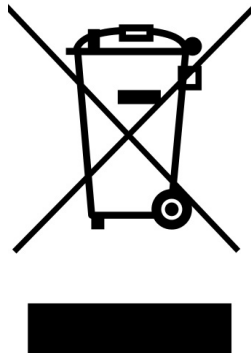

The basket symbol on equipment or on its box indicates that the product at the end of its useful life should be collected separately from other waste. The separate collection of this equipment at the end of its lifetime is organized and managed by the producer. The user will have to contact the manufacturer and follow the rules that he adopted for end-of-life equipment collection. The collection of the equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps to prevent possible adverse effects on the environment and health and promotes reuse and/or recycling of materials of the equipment. Improper disposal of the product involves the application of administrative penalties as provided by the laws in force.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com

Serie SZR

MANUALE DI ISTRUZIONI

	Modello
	SZR-180

Ver. 1.3 2025



Sommario

1.	Avvertenza	21
2.	Informazioni sulla sicurezza	21
3.	Contenuto della confezione	22
4.	Disimballaggio	23
5.	Uso previsto	23
6.	Simboli	23
7.	Descrizione dello strumento	24
8.	Assemblaggio	26
9.	Uso del microscopio	28
9.1	Regolazione della distanza interpupillare	28
9.2	Compensazione diottrica	28
9.3	Ingrandimento	29
9.4	Uso del diaframma di apertura	29
9.5	Use della porta trinoculare	29
9.6	Uso dell'illuminazione in luce trasmessa	30
9.7	Uso della lente di conversione	31
10.	Microfotografia	32
10.1	Installazione della camera	32
10.2	Regolazione della parafo calità	32
11.	Manutenzione	33
12.	Guida alla risoluzione dei problemi	34
	Smaltimento	35

1. Avvertenza

Questo microscopio è uno strumento scientifico di alta precisione, progettato per durare a lungo con una minima manutenzione; la realizzazione è secondo i migliori standard ottici e meccanici, per poter essere utilizzato quotidianamente. Vi ricordiamo che questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza e per la manutenzione dello strumento, e deve quindi essere messo a disposizione di coloro che lo utilizzeranno.

Decliniamo ogni responsabilità derivante da un utilizzo dello strumento non indicato nel presente manuale.

2. Informazioni sulla sicurezza



Per evitare shock elettrici

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica, assicurarsi che il voltaggio della rete locale coincida con il voltaggio dello strumento e che l'interruttore dell'illuminazione sia nella posizione "OFF".

Gli utenti dovranno seguire tutte le norme di sicurezza locali. Lo strumento è certificato CE. In ogni caso, gli utilizzatori sono gli unici responsabili per un utilizzo sicuro dello strumento. Per l'utilizzo in sicurezza dello strumento è importante attenersi alle seguenti istruzioni e leggere il manuale in tutte le sue parti.

3. Contenuto della confezione



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① Base | ⑤ Oculari |
| ② Corpo del microscopio | ⑥ Alimentatore |
| ③ Obiettivo | ⑦ Copertina antipolvere |
| ④ Testa di osservazione | |

4. Disimballaggio

Il microscopio è riposto in un imballo di polistirolo espanso. Rimuovere il nastro adesivo dal collo ed aprire la parte superiore dell'imballo. Fare attenzione a non far cadere le parti ottiche (obiettivi e oculari) nell'estrarre il microscopio dalla scatola per evitare che vengano danneggiati. Utilizzare entrambe le mani (una intorno allo stativo e una alla base), sfilare il microscopio dal contenitore e appoggiarlo su un piano stabile.



Evitare di toccare le superfici ottiche come lenti, filtri o vetri. Tracce di grasso o altri residui possono ridurre la qualità visiva dell'immagine finale e corrodere la superficie delle ottiche in breve tempo.

5. Uso previsto

Modelli standard

Solo per applicazioni di ricerca ed usi didattici. Non indicato per utilizzo diagnostico e terapeutico umano e veterinario.

Modelli IVD

Anche per uso diagnostico, finalizzato ad ottenere informazioni sulla situazione fisiologica o patologica del soggetto.

6. Simboli

La seguente tabella riporta i simboli utilizzati in questo manuale.



PERICOLO

Questo simbolo indica un rischio potenziale ed avverte di procedere con cautela.



SHOCK ELETTRICO

Questo simbolo indica un rischio di shock elettrico.

7. Descrizione dello strumento




Lato opposto




8. Assemblaggio


1. Mettere la base del microscopio ① in piano sul banco di lavoro. (Fig. 1)
2. Allineare i fori della piastra di collegamento ② della colonna dello stativo con i fori della base del microscopio.
3. Utilizzare le viti di fissaggio fornite per unire saldamente la base e la colonna.

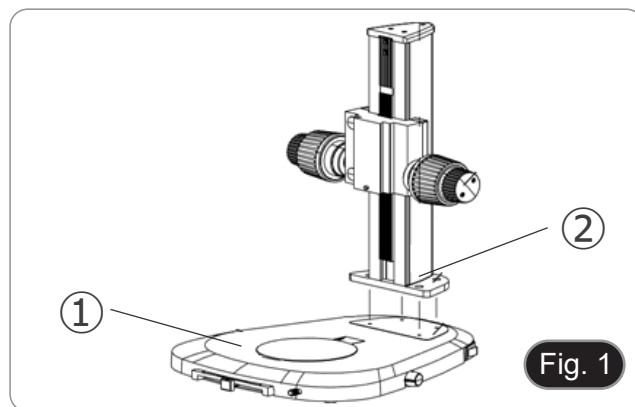


4. Inserire la coda di rondine del corpo dello zoom ③ nella coda di rondine del sistema di messa a fuoco ④. (Fig. 2).
5. Serrare le viti di fissaggio ⑤.

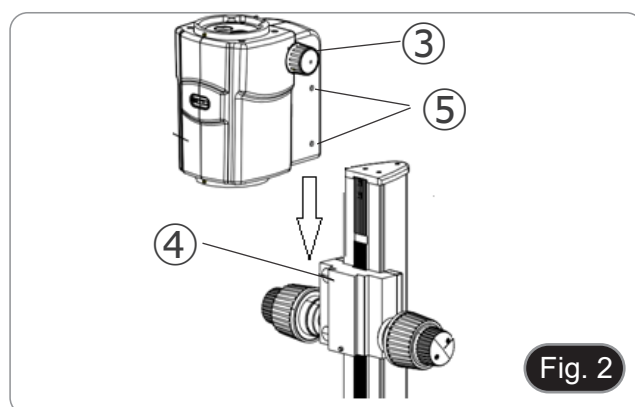


6. Installare la testa allineando la coda di rondine rotonda della testa con il foro del corpo del microscopio. (Fig. 2)
7. Serrare la vite di fissaggio ⑥.

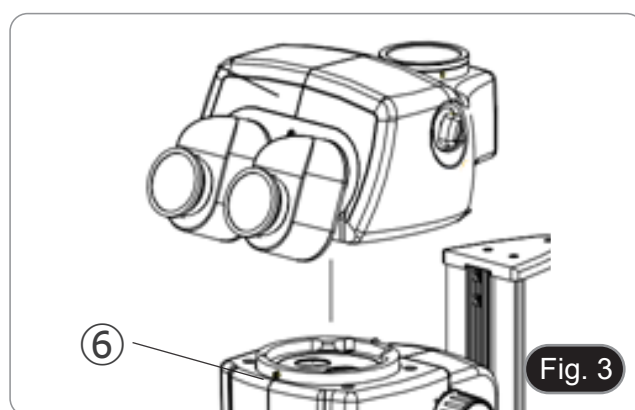

8. Inserire gli oculari nei portaoculari vuoti. (Fig. 4)

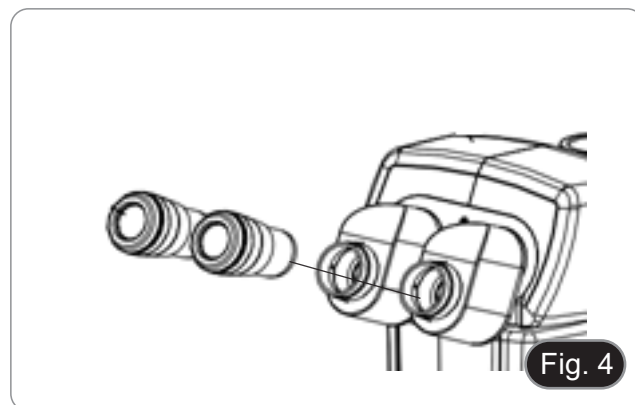

9. Avvitare l'obiettivo nella parte inferiore del corpo del microscopio. (Fig. 5)
10. Bloccare l'obiettivo avvitando la vite di fissaggio ⑦.

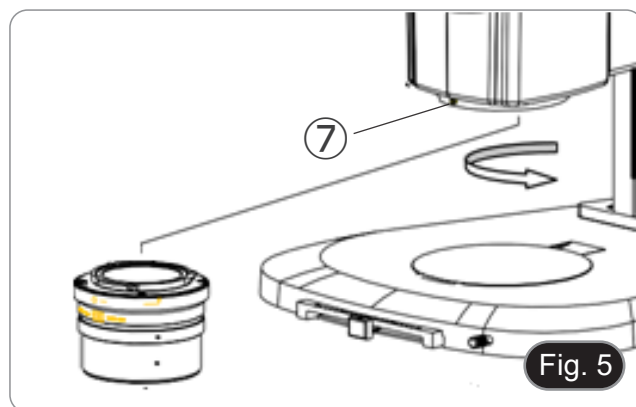


11. Inserire il jack dell'alimentatore nella presa alla base del microscopio.

9. Uso del microscopio


9.1 Regolazione della distanza interpupillare

1. Afferrare con entrambe le mani i portaoculari destro e sinistro e regolare la distanza interpupillare spostando i tubi fino a che si osserva una sola immagine (Fig. 6).
- Se si osservano due immagini la distanza è troppo elevata.
- Se si osservano due cerchi sovrapposti, la distanza è troppo bassa.

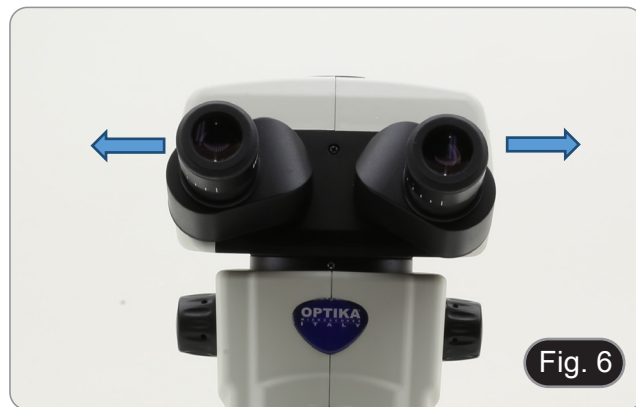

9.2 Compensazione diottrica

- **Questa compensazione consente ai portatori di occhiali di adattare il microscopio alla propria vista ed usare il microscopio senza occhiali.**
1. Portare lo zoom al minimo ingrandimento ① e mettere a fuoco con la manopola di messa a fuoco ②. (Fig. 7)
 2. Portare lo zoom a massimo ingrandimento e rimettere a fuoco.
 3. Tornare al minimo ingrandimento: il campione non sarà a fuoco.
 4. Regolare l'anello di regolazione diottrica dell'oculare destro ③ (Fig. 8) fino a che l'immagine è a fuoco. Ripetere la procedura per l'oculare sinistro ④.
 5. Ora verificare la messa a fuoco del campione lungo l'intero range di zoom. Il sistema ora è perfettamente parafocale (il fuoco è mantenuto durante il cambio di ingrandimento).

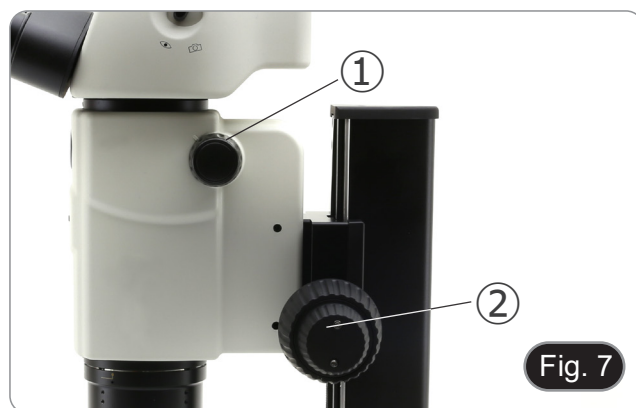

9.3 Ingrandimento

1. Selezionare l'ingrandimento desiderato mediante il selettore zoom ①. (Fig. 9)
- Se necessario usare oculari diversi per ottenere l'ingrandimento voluto.
 - Il corpo del microscopio della è dotato di una funzione “clic stop” che consente di ottenere un ingrandimento preciso.
 - L'ingrandimento totale si calcola in questo modo:
Ingrandimento oculare * Ingrandimento Zoom * Ingrandimento lente addizionale.


Oculare	10x	
Indice di campo (mm)	24	
Obiettivo	Ingr. Totale	Campo visivo (mm)
1X	7.5X - 135X	30.67 - 1.7



9.4 Uso del diaframma di apertura

Variando l'apertura del diaframma, l'utente può regolare l'immagine per ottenere un migliore contrasto e una maggiore profondità di campo. (Fig. 10)

1. Spostare la leva del diaframma di apertura ② a destra o a sinistra. La rotazione verso “○” apre il diaframma mentre la rotazione verso “⊗” lo chiude.
 2. Regolare il diaframma durante l'osservazione per ottimizzare l'effetto sul contrasto e la profondità di campo.
- **Non chiudere troppo il diaframma per non avere una scarsa qualità dell'immagine e per non avere un'immagine eccessivamente scura.**

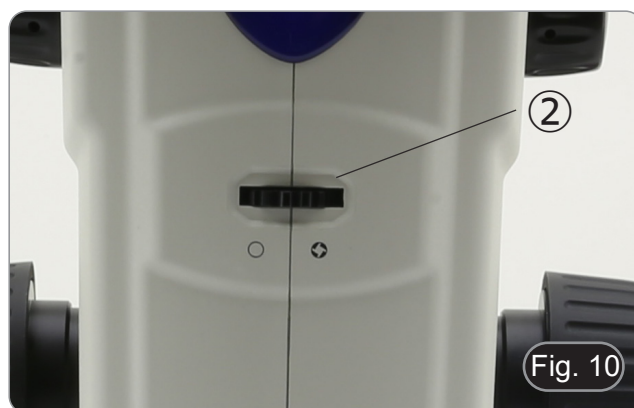

9.5 Uso della porta trinoculare

La testa di osservazione è dotata di un selettore di ripartizione della luce ③. (Fig. 11)

1. Spostando il selettore nella posizione “occhio” ④ si permette l'osservazione binoculare.
 2. Spostando il selettore nella posizione “camera” ⑤ si permette l'osservazione trinoculare.
- **Quando il selettore è in posizione “camera” l'oculare destro sarà completamente scuro. Questo non è un difetto.**




9.6 Uso dell'illuminazione in luce trasmessa


1. Posizionare l'interruttore principale ① su "I" per accendere la base. (Fig. 12)
2. Ruotare la manopola di regolazione dell'intensità della luce ② per regolare la luminosità al campione sotto osservazione.



3. Spostare la leva ③ situata sul lato destro della base. (Fig. 13)
 - Questa leva controlla una lamina nera che scorre orizzontalmente lungo l'uscita della luce.

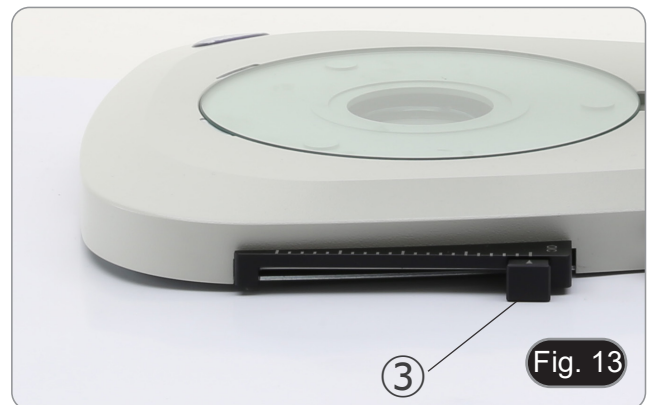

- L'utilizzo del sistema OIC (Oblique Illumination Contrast) permette di modulare la luce per ottenere tre diversi tipi di osservazione.
4. Quando la lamina è fuori dal percorso ottico (Fig. 14), si ottiene l'osservazione in campo chiaro (BF).

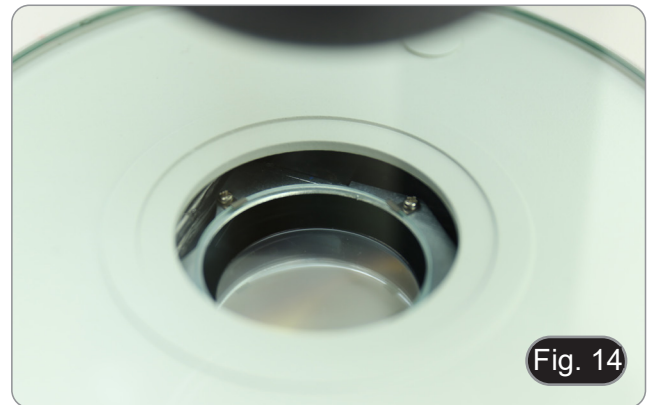

5. Quando la lamina è completamente all'interno del percorso ottico (Fig. 15), si ottiene l'osservazione in campo scuro (DF).




6. Spostando la lamina in una posizione intermedia (Fig. 16) si ottiene la modulazione della luce chiamata Illuminazione Obliqua (OIC).



9.7 Uso della lente di conversione

- La lente di conversione è utilizzata per ottimizzare l'intensità della luce secondo l'obiettivo in uso. (Fig. 17)
1. Inserire completamente la leva ① quando si usano obiettivi 1.6x o 2x.
 2. Tirare la leva ① fino in fondo quando si usano obiettivi 0,5x o 1x.
- Attualmente non sono disponibili obiettivi aggiuntivi oltre all'obiettivo standard 1X.**

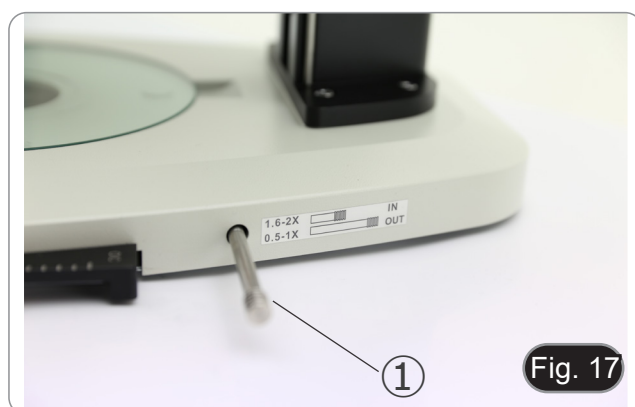

10. Microfotografia

10.1 Installazione della camera

1. Avvitare la camera sull'adattatore passo "C" in dotazione.
2. Per ottenere un perfetto allineamento della fotocamera rispetto agli oculari, allentare la vite di fissaggio ① sull'adattatore passo "C", ruotare la fotocamera fino ad ottenere il corretto allineamento, quindi serrare la vite. (Fig. 18)



10.2 Regolazione della parafofocalità

Per avere la stessa messa a fuoco osservando il campione attraverso gli oculari e sullo schermo, verificare che il microscopio sia installato correttamente e seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Utilizzando un basso ingrandimento mettere a fuoco il campione.
2. Raggiungere il massimo ingrandimento disponibile usando la manopola dello zoom e quindi mettere a fuoco di nuovo il campione.
3. Attivare la visualizzazione live sulla fotocamera, senza modificare la messa a fuoco sul microscopio.
4. Osservando l'immagine sullo schermo, regolare la messa a fuoco ruotando la manopola zigrinata ② sull'adattatore passo "C". (Fig. 19)



11. Manutenzione

Ambiente di lavoro

Si consiglia di utilizzare il microscopio in un ambiente pulito e secco, privo di urti, ad una temperatura fra 0°C e 40°C e con una umidità relativa massima dell'85% (in assenza di condensazione). Si consiglia l'uso di un deumidificatore se necessario.

Prima e dopo l'utilizzo del microscopio



- Tenere il microscopio sempre in posizione verticale quando lo si sposta.
- Assicurarsi inoltre che le parti mobili, ad esempio gli oculari, non cadano.
- Non maneggiare senza precauzioni e non adoperare inutile forza sul microscopio.
- Non cercare di provvedere da soli alla riparazione.
- Dopo l'uso spegnere immediatamente la lampada, coprire il microscopio con l'apposita copertina antipolvere in dotazione e tenerlo in un luogo asciutto e pulito.

Precauzioni per un utilizzo sicuro



- Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi che il voltaggio locale sia idoneo a quello dell'apparecchio e che l'interruttore della lampada sia posizionato su OFF.
- Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza della zona in cui ci si trova ad operare.

Pulizia delle ottiche

- Qualora le ottiche necessitino di essere pulite, utilizzare prima di tutto aria compressa.
- Se questo non fosse sufficiente usare un panno non sfilacciato, inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Come ultima opzione è possibile usare un panno inumidito con una soluzione 3:7 di alcol etilico ed etere.
- **Attenzione: l'alcol etilico e l'etere sono sostanze altamente infiammabili. Non usarle vicino ad una fonte di calore, a scintille o presso apparecchiature elettriche. Le sostanze devono essere adoperate in un luogo ben ventilato.**
- Non strofinare la superficie di nessun componente ottico con le mani. Le impronte digitali possono danneggiare le ottiche.
- Non smontare gli obiettivi o gli oculari per cercare di pulirli.

Per un migliore risultato, utilizzare il kit di pulizia OPTIKA (vedi catalogo).

Se si necessita di spedire il microscopio al produttore per la manutenzione, si prega di utilizzare l'imballo originale.

12. Guida alla risoluzione dei problemi

Consultare le informazioni riportate nella tabella seguente per risolvere eventuali problemi operativi.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
I. Sezione Ottica:		
Il LED è acceso, ma il campo visivo è scuro	L'alimentatore è scollegato	Collegarlo
	La luminosità è troppo bassa	Regolarla ad un livello adeguato
I bordi del campo visivo sono vignettati o la luminosità è asimmetrica	L'illuminatore per luce incidente non è orientato correttamente	Modificare l'angolo dell'illuminatore per luce incidente
Nel campo visivo si osservano sporco e polvere	Sporco e polvere sul campione	Pulire il campione
	Sporco e polvere sull'oculare	Pulire l'oculare
Bassa qualità dell'immagine. <ul style="list-style-type: none">• Immagine non buona• Basso contrasto• Dettagli non nitidi• Riflessi nell'immagine	Le lenti (lenti addizionali, oculari) sono sporche	Pulire accuratamente tutte le componenti ottiche
Un lato dell'immagine non è a fuoco	Il campione non è ben posizionato (inclinato)	Posizionare in piano il campione sul piattello
II. Sezione Meccanica:		
La manopola macrometrica è difficile da ruotare	L'anello di regolazione della tensione è troppo stretto	Allentare l'anello di regolazione della tensione
La messa a fuoco è instabile	L'anello di regolazione della tensione è troppo allentato	Stringere l'anello di regolazione della tensione
III. Sezione Elettrica:		
Il LED non si accende	Lo strumento non viene alimentato	Verificare il collegamento del cavo di alimentazione
La luminosità è insufficiente	La luminosità è regolata bassa	Regolare la luminosità
La luce lampeggia	Il cavo di alimentazione non è collegato bene	Verificare il collegamento del cavo
IV. Testa di osservazione:		
Il campo visivo è diverso per ciascun occhio	La distanza interpupillare non è corretta	Regolare la distanza interpupillare
	La correzione diottrica non è giusta	Regolare la correzione diottrica
	La tecnica di visione non è corretta, e l'operatore sforza la vista	Quando guarda il campione non focalizzi lo sguardo in un unico punto ma guardi l'intero campo visivo a disposizione. Periodicamente distolga lo sguardo e guardi un punto distante, dopodiché torni ad analizzare il campione
V. Microfotografia:		
L'immagine non è a fuoco	Messa a fuoco incorretta	Regolare la messa a fuoco come spiegato nel manuale
Sull'immagine compaiono delle macchie chiare	Nel microscopio entra della luce diffusa attraverso gli oculari	Coprire gli oculari con un panno scuro

Smaltimento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n°151. "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto riportato sulla apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo della apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com

Serie SZR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Modelo
	SZR-180

Ver. 1.3 2025



Índice

1.	Advertencia	39
2.	Información de seguridad	39
3.	Contenido del embalaje	40
4.	Desembalaje	41
5.	Utilización	41
6.	Símbolos	41
7.	Descripción del instrumento	42
8.	Montaje	44
9.	Uso del microscopio	46
9.1	Regulación de la distancia interpupilar	46
9.2	Compensación dioptrica	46
9.3	Aumento	47
9.4	Uso del diafragma de apertura	47
9.5	Uso del puerto trinocular	47
9.6	Uso de la iluminación en luz transmitida	48
9.7	Uso de la lente de conversión	49
10.	Microfotografía	50
10.1	Instalación de la cámara	50
10.2	Ajuste de la parfocalidad	50
11.	Mantenimiento	51
12.	Guía de solución de problemas	52
	Medidas ecológicas y reciclaje	53

1. Advertencia

Este microscopio es un instrumento científico de precisión. Su utilización está pensada para una larga duración con un mínimo nivel de mantenimiento. Para su fabricación se han utilizado elementos ópticos y mecánicos de elevada calidad que lo convierten en el instrumento ideal para la utilización diaria en las aulas y el laboratorio. Informamos que esta guía contiene importantes informaciones sobre la seguridad y el mantenimiento del producto y por lo tanto debe ser accesible a todos aquellos que utilizan dicho instrumento.

2. Información de seguridad



Evitar una descarga eléctrica

Antes de conectar el microscopio a la toma de corriente, asegurarse que la tensión de entrada del lugar donde se usa coincide con la tensión de utilización del microscopio y que el interruptor del iluminador esté en posición off. El usuario debe consultar las normas de seguridad de su país. El instrumento está dotado de una etiqueta de seguridad CE. No obstante estas pautas, el usuario debería utilizar el microscopio en función de sus necesidades pero con un mínimo de responsabilidad y seguridad. Por favor, siga las siguientes instrucciones y lea éste manual en su totalidad para asegurar la operación segura del equipo.

3. Contenido del embalaje



- ① Base
- ② Cuerpo del microscopio
- ③ Objetivo
- ④ Cabeza de observación

- ⑤ Oculares
- ⑥ Alimentación
- ⑦ Cubierta de polvo

4. Desembalaje

El microscopio esta embalado dentro de una caja de porexpan. Quitar el precinto que hay alrededor de la caja y abrirla. Tenga cuidado al abrir la caja ya que algunos accesorios ópticos como objetivos y oculares podrían caerse o dañarse. Con las dos manos (una sujetando el brazo y la otra la base) extraer el microscopio de dentro la caja de porexpan y poner sobre la mesa, procurando que ésta sea fuerte y estable.



Evite tocar superficies ópticas como lentes, filtros o gafas. Rastros de grasa u otros residuos pueden reducir la calidad visual de la imagen final y corroer la superficie de la óptica en poco tiempo.

5. Utilización

Modelos estándar

Para uso exclusivo de investigación y docencia. No está destinado a ningún uso terapéutico o diagnóstico animal o humano.

Modelos IVD

También para uso diagnóstico, orientado a obtener información sobre la situación fisiológica o patológica del sujeto.

6. Símbolos

A continuación le mostramos una lista de los símbolos que encontrará a lo largo de éste manual.



PRECAUCIÓN


Éste símbolo indica riesgo alto y le advierte de proceder con precaución.



DESCARGA ELÉCTRICA

Éste símbolo indica riesgo de descarga eléctrica.

7. Descripción del instrumento

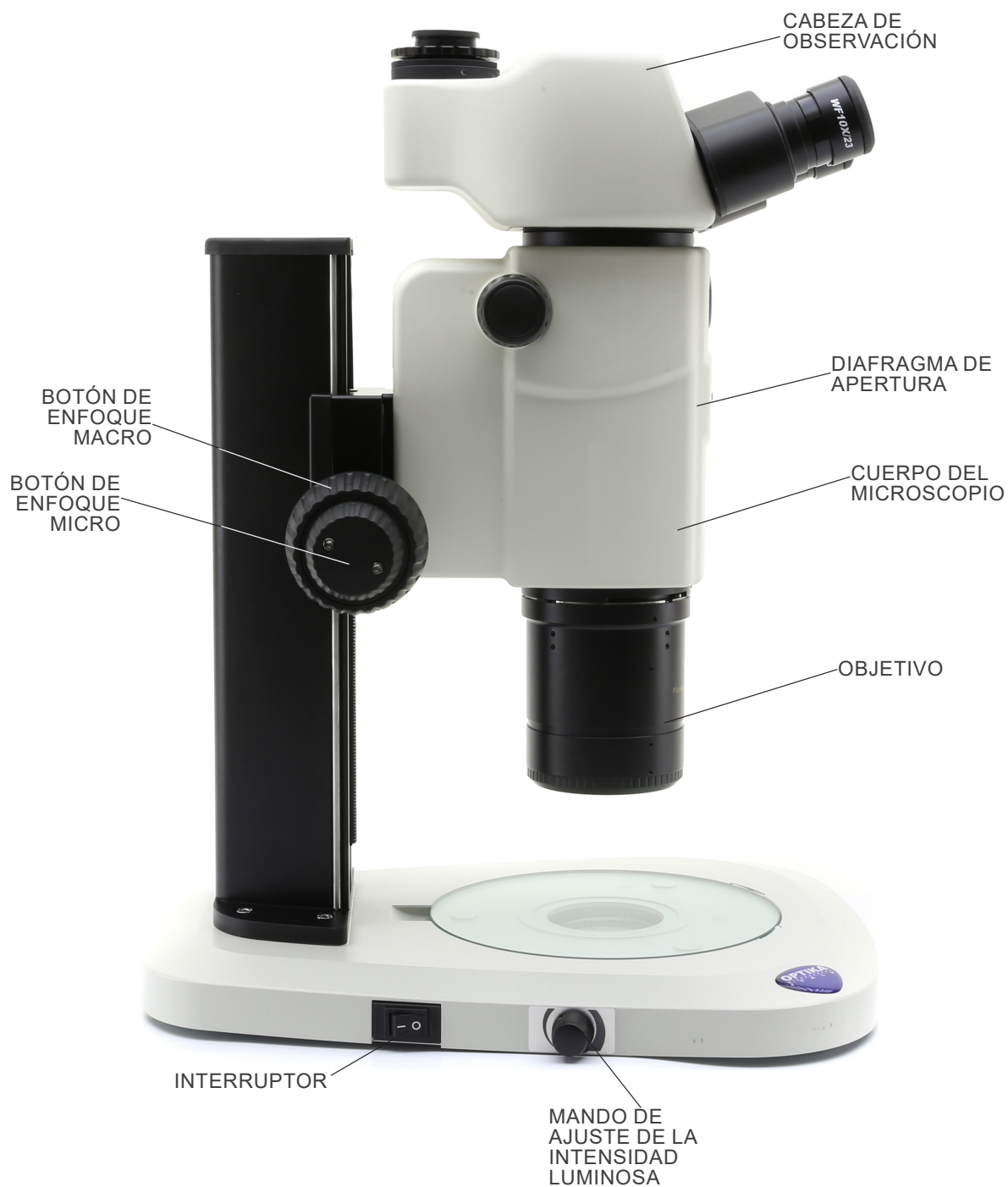


Lado opuesto




8. Montaje


1. Colocar la base del microscopio ① plana sobre el banco de trabajo. (Fig. 1)
2. Alinear los orificios de la placa de conexión ② de la columna del soporte con los orificios de la base del microscopio.
3. Utilizar los tornillos de fijación suministrados para unir firmemente la base y la columna.

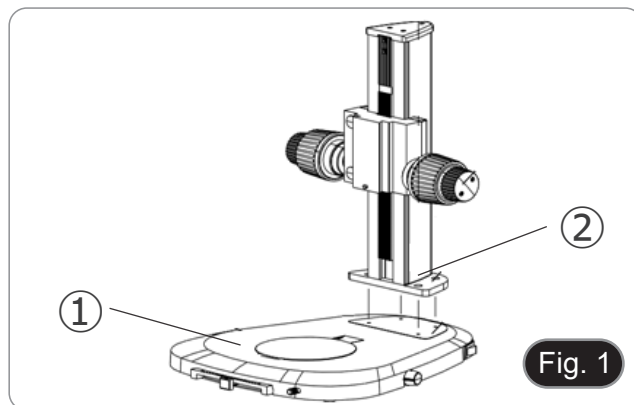


4. Insertar la cola de milano de conexión del cuerpo del zoom ③ en la cola de milano de conexión del sistema de enfoque ④. (Fig. 2).
5. Bloquear los tornillos de fijación ⑤.

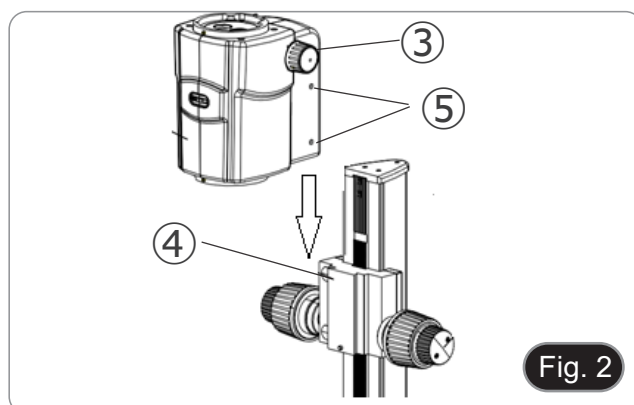


6. Instalar el cabezal alineando la cola de milano redonda del cabezal con el agujero del cuerpo del microscopio. (Fig. 2)
7. Bloquear el tornillo de fijación ⑥.

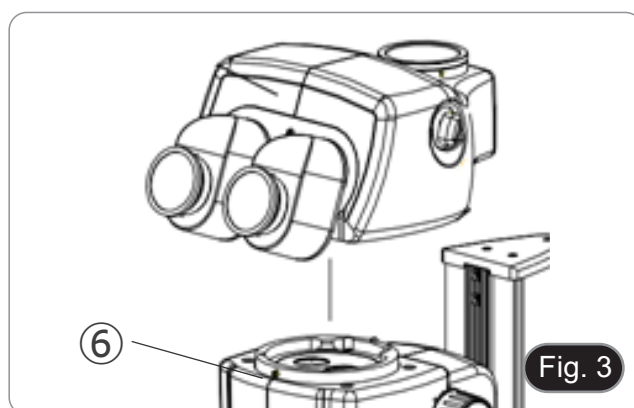

8. Introducir los oculares en las fundas vacías de los oculares. (Fig. 4)

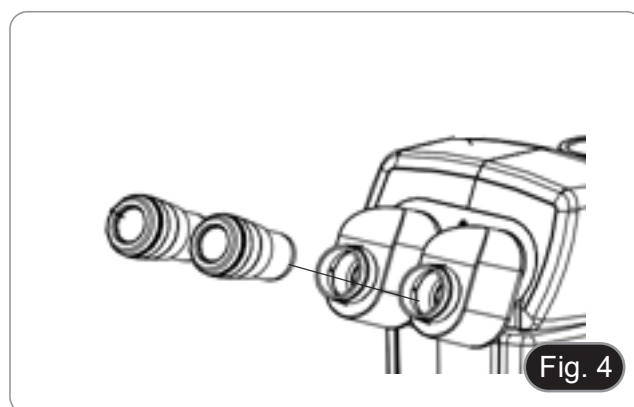

9. Atornillar el objetivo en la parte inferior del cuerpo del microscopio. (Fig. 5)
10. Bloquear el objetivo atornillando el tornillo de fijación ⑦.

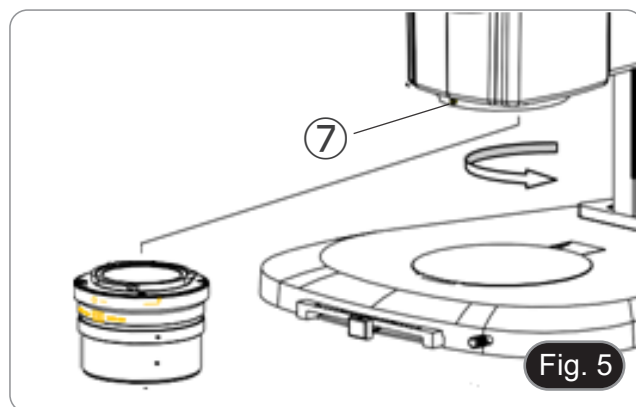

11. Conectar la clavija de la fuente de alimentación en la toma de la base del microscopio.

9. Uso del microscopio


9.1 Regulación de la distancia interpupilar

1. Sujete los portaoculares izquierdo y derecho con ambas manos y ajuste la distancia interpupilar moviendo los tubos hasta que sólo se observe una imagen. (Fig. 41)
- Si miras dos imágenes, la distancia es demasiado grande.
- Si miras dos círculos superpuestos, la distancia es demasiado pequeña.



9.2 Compensación dioptrica

- **Esta compensación permite a las personas que llevan gafas ajustar el microscopio a sus ojos y utilizar el microscopio sin gafas.**
1. Ponga el zoom ① en la ampliación más baja y enfoque el espécimen con los mandos de enfoque ②. (Fig. 7)
 2. Ponga el zoom en la ampliación máxima y repita el enfoque.
 3. Volver a la ampliación más baja: el espécimen estará desenfocado.
 4. Ajuste el anillo de compensación de dioptrías del ocular derecho ③ (Fig. 8) hasta que la imagen del ocular derecho sea clara y nítida. Repita el procedimiento para el ocular izquierdo ④.
 5. A continuación, compruebe el enfoque de la imagen para todo el rango de zoom. Ahora debe ser perfectamente parfocal (el enfoque se mantiene siempre durante el cambio de aumento).

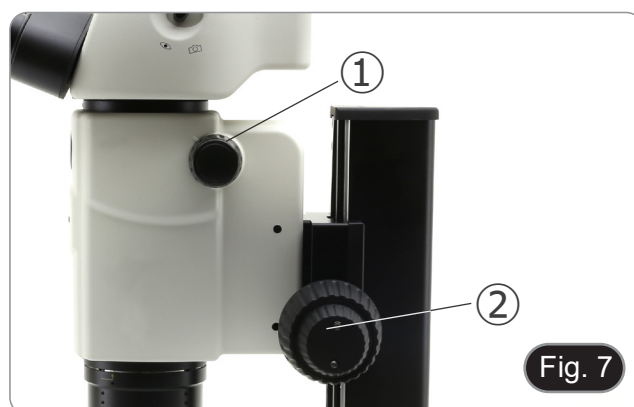

9.3 Aumento

1. Seleccionar la ampliación deseada ajustando el mando del zoom ①. (Fig. 9)
- Cambiar los oculares si es necesario.
 - El cuerpo del microscopio está equipado con una función de “click stop” que permite un aumento preciso.
 - La ampliación total utilizada se puede calcular como:
Ampliación del ocular * Ampliación del zoom * Ampliación del objetivo.

Ocular	10x	
Número de campo (mm)	24	
Objetivo	Aum. Total	Campo visual (mm)
1X	7.5X - 135X	30.67 - 1.7



Fig. 9

9.4 Uso del diafragma de apertura

Al variar la apertura, el usuario puede ajustar la imagen para obtener un mejor contraste y una mayor profundidad de campo. (Fig. 10)

1. Mover la palanca del diafragma de apertura ② a la derecha o a la izquierda. La rotación hacia “○” abre el diafragma, y la rotación hacia “⊗” lo cierra.
 2. Ajustar el diafragma durante la observación para optimizar el efecto sobre el contraste y la profundidad de campo.
- **No cerrar demasiado el diafragma para evitar una mala calidad de imagen y una imagen excesivamente oscura.**

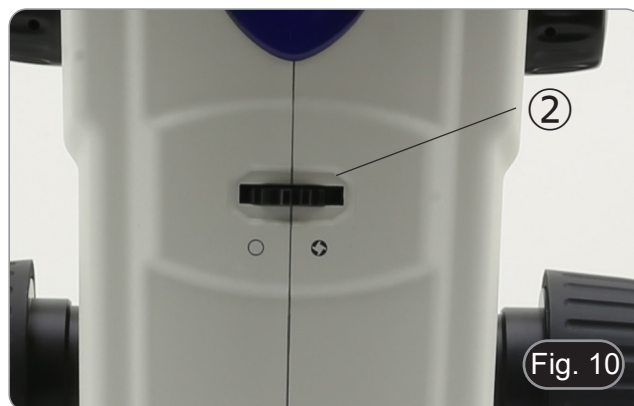


Fig. 10

9.5 Uso del puerto trinocular

El cabezal de observación está equipado con un selector de distribución de luz ③. (Fig. 11)

1. Si se coloca el selector en la posición “ojo” ④ se puede realizar una observación binocular.
 2. Si se coloca el selector en la posición “cámara” ⑤ se puede realizar una observación trinocular.
- **Cuando el selector está en la posición “cámara”, el ocular derecho estará completamente oscuro. Esto no es un defecto.**




Fig. 11

9.6 Uso de la iluminación en luz transmitida

1. Colocar el interruptor principal ① en "I" para encender la base. (Fig. 12)
2. Girar el botón de ajuste de la intensidad de la luz ② para ajustar el brillo a la muestra que se está observando.



3. Mover la palanca ③ situada en el lado derecho de la base. (Fig. 13)
 - Esta palanca controla una lámina negra que recorre horizontalmente la salida de luz.

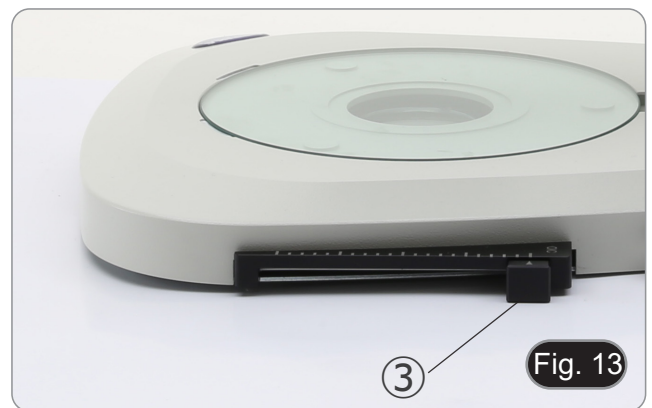

- El uso del sistema OIC (Oblique Illumination Contrast) permite modular la luz para obtener tres tipos diferentes de observación.
4. Cuando la lámina está fuera de la trayectoria óptica (Fig. 14), se obtiene la observación en campo claro (BF).



5. Cuando la lámina está completamente dentro del recorrido óptico (Fig. 15), se obtiene la observación de campo oscuro (DF).




6. Al mover la lámina a una posición intermedia (Fig. 16) se produce la modulación de la luz llamada Iluminación Oblicua (OIC).



9.7 Uso de la lente de conversión

- La lente de conversión se utiliza para optimizar la intensidad de la luz en función del objetivo utilizado. (Fig. 17)
1. Insertar completamente la palanca ① cuando se utilizan objetivos de 1,6x o 2x.
 2. Tirar la palanca ① hasta el fondo cuando se utilizan objetivos de 0,5x o 1x.

Actualmente no hay más objetivos que el estándar de 1X.

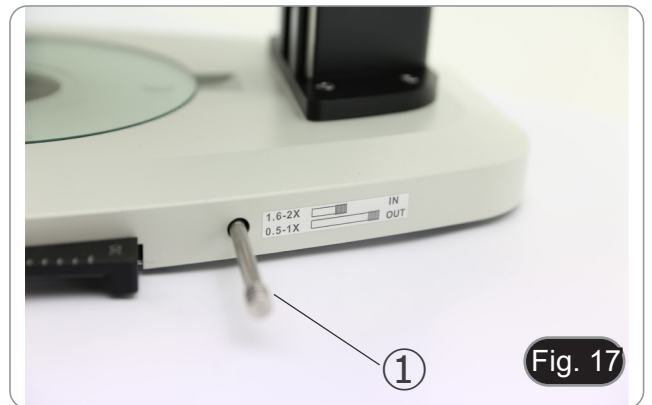

10. Microfotografía

10.1 Instalación de la cámara

1. Atornillar la cámara en el adaptador de paso "C" suministrado.
2. Para conseguir una alineación perfecta de la cámara con los oculares, aflojar el tornillo de fijación ① del adaptador del paso "C", girar la cámara hasta conseguir una alineación correcta y, a continuación, apretar el tornillo. (Fig. 18)



10.2 Ajuste de la parfocalidad

Para tener el mismo enfoque mirando la muestra a través de los oculares y en la pantalla, verificar que el microscopio esté instalado correctamente y siga las siguientes instrucciones.

1. Usando una ampliación baja enfocar la muestra.
2. Consiguir la máxima ampliación disponible con el botón del zoom y, a continuación, vuelva a enfocar la muestra.
3. Activar la visualización en directo en la cámara, sin cambiar el enfoque en el microscopio.
4. Observando la imagen en la pantalla, ajuste el enfoque girando la perilla moleteada ② del adaptador de paso "C". (Fig. 19)



11. Mantenimiento

Ambiente de trabajo

Se aconseja utilizar este microscopio en un ambiente limpio y seco; también se deben evitar los impactos. La temperatura de trabajo recomendada es de 0-40°C y la humedad relativa máxima es de 85 % (en ausencia de condensación). Si es necesario, utilizar un deshumidificador.

Consejos antes y después de la utilización del microscopio



- Durante los desplazamientos, mantener el microscopio en posición vertical y prestar mucha atención para evitar que se caigan los accesorios móviles, por ejemplo, los oculares.
- Manejar con cuidado el microscopio evitando usar una fuerza mayor de la necesaria.
- Evitar reparar el microscopio por su cuenta.
- Apagar la luz inmediatamente después de haber utilizado el microscopio, cubrirlo con su correspondiente funda antipolvo y mantenerlo en un ambiente limpio y seco.

Precauciones de seguridad relativas al sistema eléctrico



- Antes de conectar el microscopio a la toma de corriente, asegurarse que la tensión de entrada del lugar donde se usa coincide con la tensión de utilización del microscopio y que el interruptor del iluminador esté en la posición off.
- El usuario debe consultar las normas de seguridad de su país.
- El instrumento está dotado de una etiqueta de seguridad CE. No obstante estas pautas, el usuario debería utilizar el microscopio en función de sus necesidades pero con un mínimo de responsabilidad y seguridad.

Limpieza de la ópticas

- Si es necesario limpiar los componentes ópticos utilizar, en primer lugar, aire comprimido.
- Si no es suficiente, limpiar las ópticas con un paño, que no esté deshilachado, humedecido en agua y detergente neutro.
- Si todavía no es suficiente, humedecer un paño con una mezcla de 3 partes de etanol y 7 partes de éter.
- **Importante: el etanol y el éter son líquidos altamente inflamables. No se deben utilizar cercanos a una fuente de calor, chispas o instrumentación eléctrica. Utilizar en un ambiente bien aireado.**
- No frotar la superficie de ningún componente óptico con la manos. Las huellas digitales pueden dañar las ópticas.
- No desmontar los objetivos o los oculares para intentar limpiarlos.

Para obtener mejores resultados, utilice el kit de limpieza OPTIKA (véase el catálogo).

Si fuera necesario, enviar el microscopio a la empresa Optika para su mantenimiento se ruega utilizar el embalaje original.

12. Guía de solución de problemas

Revisar la información en la tabla a continuación para solucionar problemas de funcionamiento.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
I. Sección Óptica:		
El iluminador está encendido, pero el campo visible está oscuro	El enchufe no está conectado al sistema de iluminación	Conectar
	La luminosidad es demasiado baja	Regular la luminosidad
El borde del campo visible se ha difuminado o a luminosidad es asimétrica	El iluminador de luz incidente no está orientado correctamente	Cambiar el ángulo del iluminador incidente
En el campo visible se ve polvo y manchas	Hay polvo y/o manchas en la muestra	Limpiar la muestra
	Hay polvo y/o manchas en el ocular	Limpiar el ocular
La calidad de las imágenes es insuficiente: <ul style="list-style-type: none"> La imagen no es nítida No hay un buen contraste Los detalles no son nítidos Reflejos en la imagen 	Los lentes (objetivos, oculares) están sucios	Limpiar todos los componentes ópticos a fondo
Un lado de la imagen no está enfocado	El preparado no está en la posición correcta (ej. inclinado)	Situar el preparado horizontal al plano
II. Sección Mecánica:		
El mando macrométrico gira con dificultad	El anillo de regulación de la tensión está demasiado cerrado	Aflojar el anillo de regulación de la tensión
El enfoque es inestable	El anillo de regulación de la tensión está demasiado flojo	Apretar el anillo de regulación de la tensión
III. Sección Eléctrica:		
El LED no se enciende	El instrumento no tiene alimentación	Verificar la conexión del cable de alimentación
La luminosidad es insuficiente	La luminosidad posee una baja regulación	Ajuste el brillo
La luz parpadea	El cable de alimentación no está conectado correctamente	Verificar la conexión del cable
IV. Montaje de los oculares:		
El campo visible es diverso en cada ojo	La distancia interpupilar no es correcta	Regular la distancia interpupilar
	La compensación dioptrica no es correcta	Regular la compensación dioptrica
	La técnica de observación no es correcta y el usuario está forzando la vista	Cuando se mira en el objetivo, no fijar el preparado pero mirar todo el campo visible. A intervalos regulares alejar los ojos del objetivo y mirar desde lejos para relajar la vista
V. Microfotografía y adquisición de videos:		
El borde de la imagen no está enfocado	En un cierto grado esto es innato a la naturaleza de los objetivos acromáticos	Para reducir el problema al mínimo, regular el diafragma de apertura en la posición correcta
En la imagen aparecen manchas claras	En el microscopio entra luz difusa a través de los oculares o a través de la mira de la cámara fotográfica/telecámara	Cubrir los oculares y la mira con un paño oscuro

Medidas ecológicas y reciclaje

De conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 151, de 25 de julio de 2005. "Aplicación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la eliminación de residuos.



El símbolo del envase en el aparato o en su embalaje indica que el producto debe ser recogido separadamente de otros residuos al final de su vida útil. La recogida selectiva de estos equipos al final de su vida útil es organizada y gestionada por el fabricante. Por lo tanto, el usuario que desee deshacerse de este equipo debe ponerse en contacto con el fabricante y seguir el sistema que ha adoptado para permitir la recogida selectiva del equipo al final de su vida útil. La recogida selectiva adecuada para el posterior reciclado, tratamiento y eliminación de los equipos desechados de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve la reutilización y/o el reciclado de los materiales que componen el equipo. La eliminación ilegal del producto por parte del propietario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas en la legislación vigente.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com

Série SZR

MANUEL D’UTILISATION

	Modèle
	SZR-180

Ver. 1.3 2025



Sommaire

1.	Avertissement	57
2.	Précautions	57
3.	Contenu de l'emballage	58
4.	Déballage	59
5.	Emploi prévu	59
6.	Symboles	59
7.	Description de l'instrument	60
8.	Assemblage	62
9.	Utilisation du microscope	64
9.1	Ajuster la distance interpupillaire	64
9.2	Compensation dioptrique	64
9.6	Grossissement	65
9.4	Utilisation du diaphragme d'ouverture	65
9.5	Utilisation du port trinoculaire	65
9.6	Utilisation de l'éclairage en lumière transmise	66
9.7	Utilisation de la lentille de conversion	67
10.	Microphotographie	68
10.1	Installation de la caméra	68
10.2	Réglage de la parfocalité	68
11.	Réparation et entretien	69
12.	Guide résolution des problèmes	70
	Ramassage	71

1. Avertissement

Le présent microscope est un appareil scientifique de précision créé pour offrir une durée de vie de plusieurs années avec un niveau d'entretien minimum. Les meilleurs composants optiques et mécaniques ont été utilisés pour sa conception ce qui fond de lui un appareil idéal pour une utilisation journalière.

Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit et par conséquent il doit être accessible à tous ceux qui utilisent cet instrument.

Nous déclinons toute responsabilité quant à des utilisations de l'instrument non conformes au présent manuel.

2. Précautions



Éviter choc électrique

Avant de connecter le câble d'alimentation au réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt. L'utilisateur devra consulter les normes de sécurité de son pays. L'appareil inclut une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil. Suivre les directives ci-dessous et lire ce manuel dans son intégralité pour un fonctionnement sûr de l'instrument.

3. Contenu de l'emballage



- ① Base
- ② Corps du microscope
- ③ Objectif
- ④ Tête d'observation

- ⑤ Oculaires
- ⑥ Alimentation électrique
- ⑦ Cache-poussière

4. Déballage

Le microscope est emballé dans du polystyrène expansé. Enlever le ruban adhésif et retirer la partie supérieure de l'emballage. Retirer soigneusement le microscope et ses composants de l'emballage, utiliser les deux mains pour éviter de faire tomber et de casser les accessoires qu'il contient. L'appareil doit toujours être posé sur une surface stable, lisse et horizontale.



Éviter de toucher les éléments optiques; salir ou laisser des traces de doigts, de l'huile, de graisse ou d'autres résidus sur les objectifs, les filtres, les verres diminuent généralement la clarté d'image.

5. Emploi prévu

Modèles standard

Réservé à la recherche et à l'enseignement. Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, animales ou humaines.

Modèles de DIV

Également à usage diagnostique, visant à obtenir des informations sur la situation physiologique ou pathologique du sujet.

6. Symboles

Le tableau suivant est un glossaire illustré des symboles qui sont utilisés dans ce manuel.



ATTENTION


Ce symbole indique un risque potentiel et vous avertit de procéder avec prudence.




CHOC ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique un risque de choc électrique.

7. Description de l'instrument

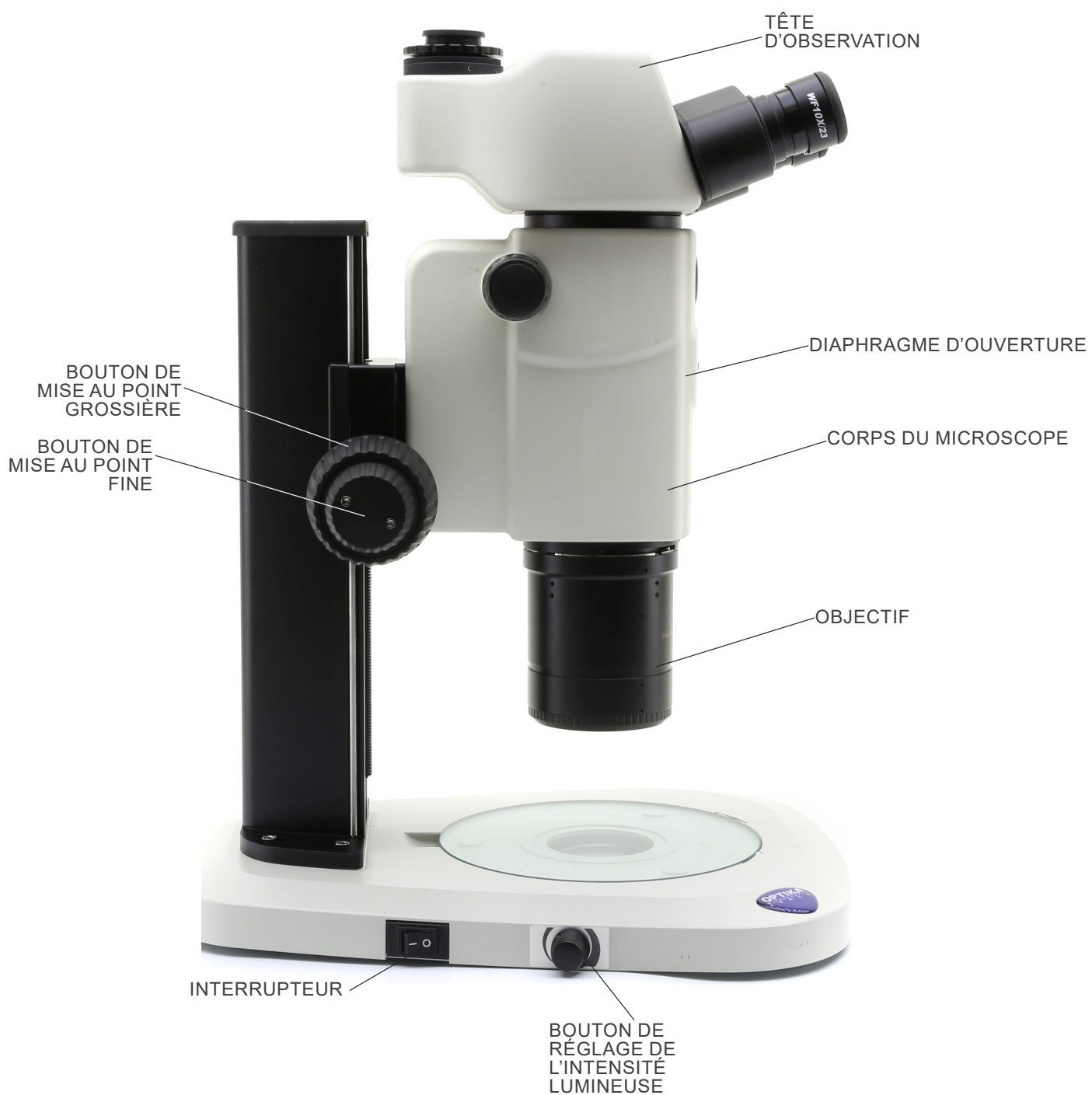


Côté opposé

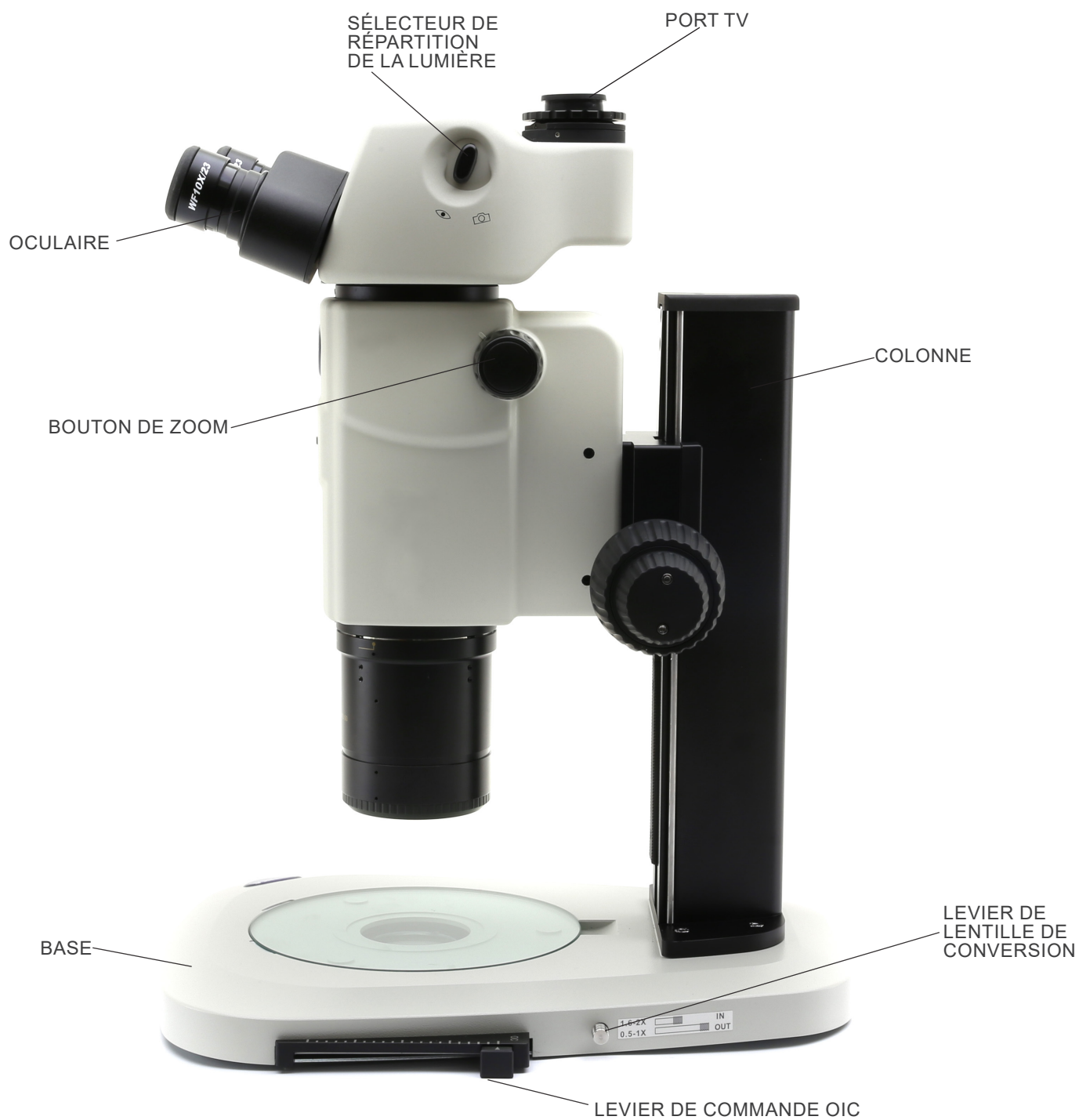


8. Assemblage


1. Mettre la base du microscope ① à plat sur le banc de travail. (Fig. 1)
2. Aligner les trous de la plaque de connexion ② de la colonne du statif avec les trous de la base du microscope.
3. Utiliser les vis de fixation fournies pour relier fermement la base et la colonne.

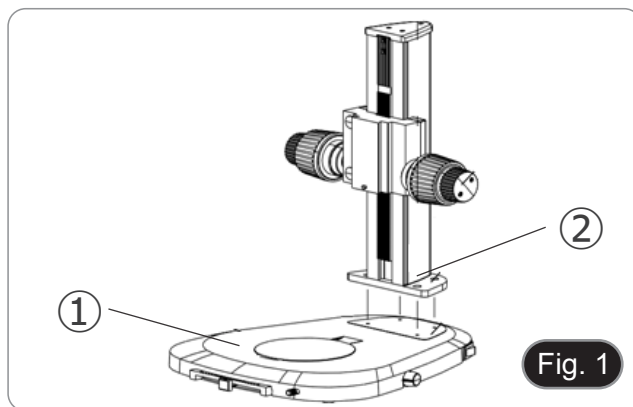


4. Insérer la queue d'aronde du corps du zoom ③ dans la queue d'aronde du système de mise au point ④. (Fig. 2).
5. Bloquer les vis de fixation ⑤.

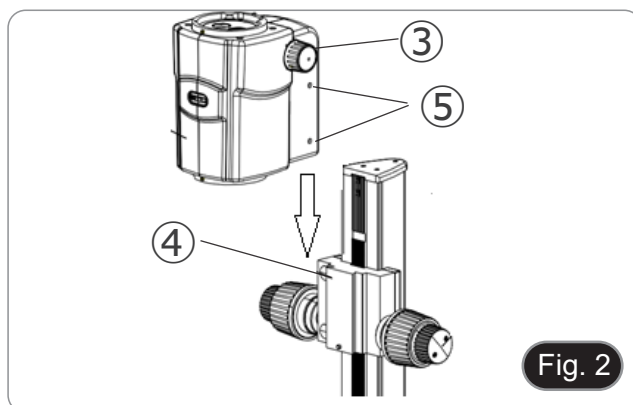


6. Installer la tête en alignant la queue d'aronde de la tête avec le trou du corps du microscope. (Fig. 2)
7. Bloquer la vis de fixation ⑥.

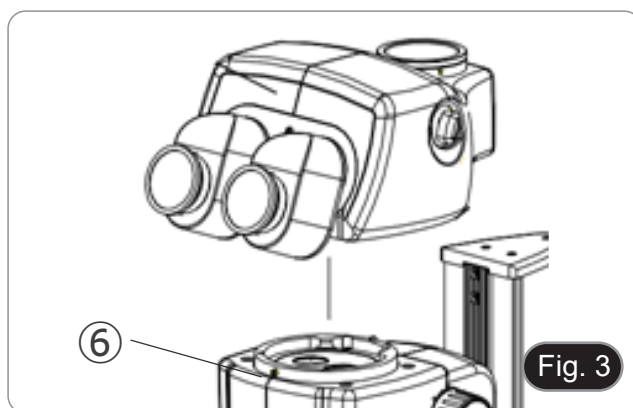

8. Insérer les oculaires dans les manchons d'oculaires vides. (Fig. 4)

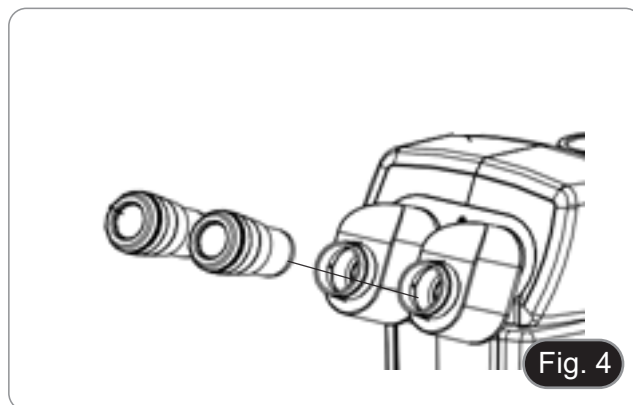

9. Visser l'objectif dans la partie inférieure du corps du microscope. (Fig. 5)
10. Verrouiller l'objectif en vissant la vis de fixation ⑦.

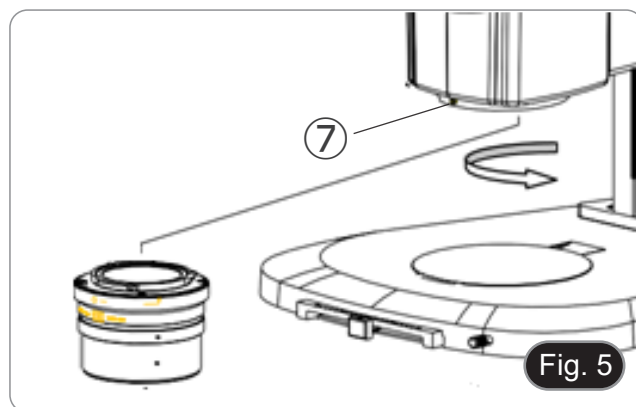

11. Brancher le jack de l'alimentation à la prise située à l'arrière de la base du microscope.

9. Utilisation du microscope


9.1 Ajuster la distance interpupillaire

1. Tenez le tube oculaire droit et gauche avec les deux mains et réglez la distance interpupillaire en déplaçant les deux parties jusqu'à ce qu'un cercle lumineux soit visible. (Fig. 6)
- Si deux cercles apparaissent, la distance interpupillaire est trop grande.
- Si deux cercles se chevauchent, la distance interpupillaire est trop petite.



9.2 Compensation dioptrique

- **Cette compensation permet aux personnes portant des lunettes d'ajuster le microscope à leurs yeux et d'utiliser le microscope sans lunettes.**
1. Mettez le zoom ① vers le bas jusqu'au grossissement le plus faible et faites la mise au point sur l'objet à l'aide des boutons de mise au point ②. (Fig. 7)
 2. Mettre le zoom au grossissement maximum et répéter la mise au point.
 3. Retour au grossissement le plus faible: l'échantillon sera flou.
 4. Régler la bague de compensation dioptrique de l'oculaire droit ③ (Fig. 8) jusqu'à ce que l'image de l'oculaire droit soit nette. Répéter la procédure pour l'oculaire gauche ④.
 5. Ensuite, vérifiez la mise au point de l'image pour toute la plage de zoom. Il doit maintenant être parfaitement parfocal (la mise au point est toujours maintenue pendant le changement de grossissement).

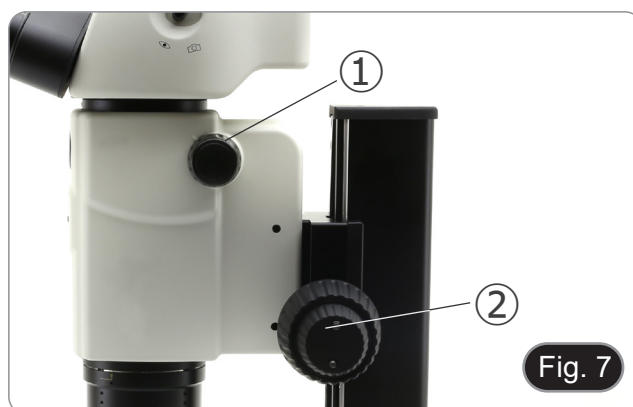

9.6 Grossissement

1. Sélectionner l'agrandissement désiré en ajustant le bouton de zoom ①. (Fig. 9)
- Changer les oculaires et/ou ajouter une lentille supplémentaire appropriée si nécessaire.
 - Le corps du microscope est équipé d'une fonction "bloc du grossissement" qui permet d'obtenir un réglage précis de l'agrandissement souhaité.
 - Le grossissement total utilisé peut être calculé comme suit:
grossissement de l'oculaire * grossissement du zoom * grossissement de l'objectif.

Oculaire	10x	
Indice de champ (mm)	24	
Objectif	Gross. Totale	Champ visuel (mm)
1X	7.5X - 135X	30.67 - 1.7



Fig. 9

9.4 Utilisation du diaphragme d'ouverture

En faisant varier l'ouverture du diaphragme, l'utilisateur peut ajuster l'image pour obtenir un meilleur contraste et une plus grande profondeur de champ. (Fig. 10)

1. Déplacer le levier du diaphragme d'ouverture ② vers la droite ou la gauche. La rotation vers "○" ouvre le diaphragme tandis que la rotation vers "⊗" le ferme.
 2. Ajuster le diaphragme pendant l'observation pour optimiser l'effet sur le contraste et la profondeur de champ.
- **Ne fermer pas le diaphragme trop fort afin de ne pas avoir une qualité d'image médiocre et de ne pas avoir une image trop sombre.**

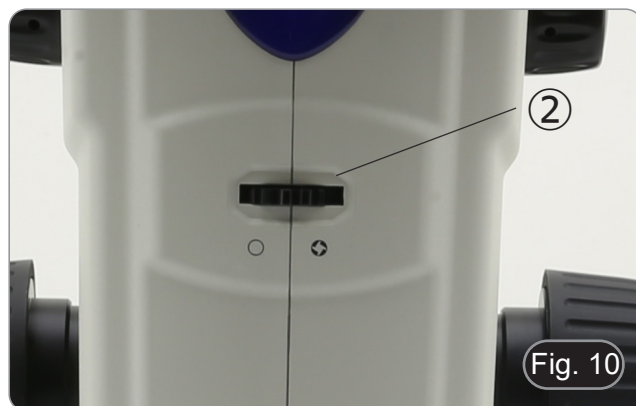


Fig. 10

9.5 Utilisation du port trinoculaire

La tête d'observation est équipée d'un sélecteur de répartition de la lumière ③. (Fig. 11)

1. Le déplacement du sélecteur sur la position "œil" ④ permet l'observation binoculaire.
 2. Le déplacement du sélecteur sur la position "camera" ⑤ permet l'observation trinoculaire.
- **Lorsque le sélecteur est en position "caméra", l'oculaire droit est complètement noir. Il ne s'agit pas d'un défaut.**




Fig. 11

9.6 Utilisation de l'éclairage en lumière transmise

1. Mettre l'interrupteur principal ① sur "I" pour allumer la base ①. (Fig. 12)
2. Tourner le bouton de réglage de l'intensité lumineuse ② pour ajuster la luminosité à l'échantillon observé.



3. Déplacer le levier ③ situé sur le côté droit de la base. (Fig. 13)
 - Ce levier commande une feuille noire qui glisse horizontalement le long de la sortie de lumière.

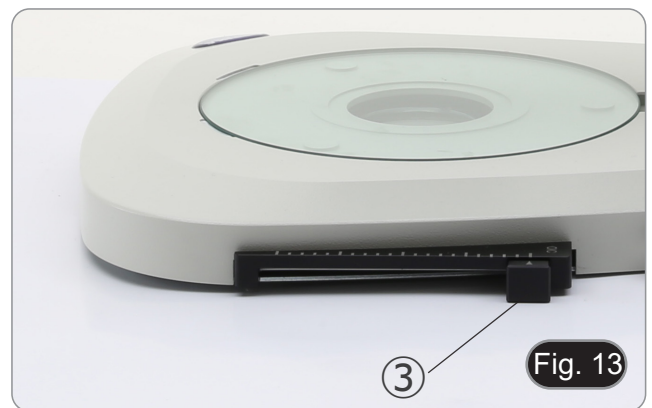

- L'utilisation du système OIC (Oblique Illumination Contrast) permet de moduler la lumière pour obtenir trois types d'observation différents..
4. Lorsque la feuille est en dehors du chemin optique (Fig. 14), on obtient une observation en champ clair (BF).



5. Lorsque la feuille est complètement à l'intérieur du chemin optique (Fig. 15), on obtient une observation en champ sombre (DF).




6. En déplaçant la feuille vers une position intermédiaire (Fig. 16), on obtient une modulation de la lumière appelée éclairage oblique (OIC).



9.7 Utilisation de la lentille de conversion

- La lentille de conversion permet d'optimiser l'intensité lumineuse en fonction de l'objectif utilisé. (Fig. 17)
1. Insérer complètement le levier ① lors de l'utilisation d'objectifs 1,6x ou 2x.
 2. Tirer le levier ① à fond pour utiliser les objectifs 0,5x ou 1x.
- **Il n'y a actuellement aucun objectif supplémentaire disponible en dehors de l'objectif standard 1X.**

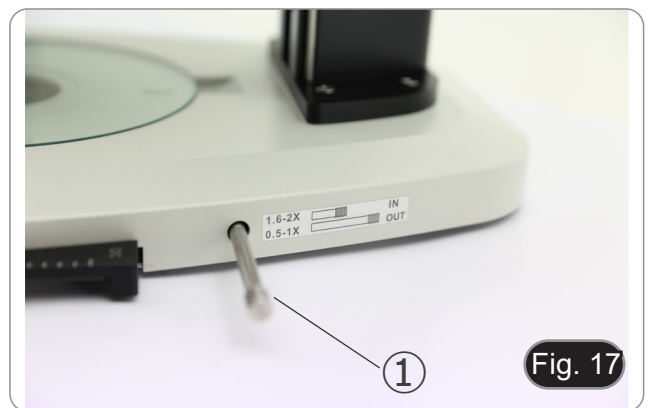

10. Microphotographie

10.1 Installation de la caméra

1. Visser la caméra sur l'adaptateur monture "C" fourni.
2. Pour obtenir un alignement parfait de la caméra par rapport aux oculaires, desserrer la vis de fixation ① de l'adaptateur monture "C", faire tourner la caméra jusqu'à obtenir un alignement correct, puis resserrer la vis. (Fig. 18)



10.2 Réglage de la parfocalité

Pour avoir la même mise au point en regardant l'échantillon à travers les oculaires et sur l'écran, vérifiez que le microscope est correctement installé et suivez les instructions ci-dessous.

1. En utilisant un faible grossissement, faire la mise au point de l'échantillon.
2. Agrandir au maximum à l'aide de la molette de zoom, et refocaliser l'échantillon.
3. Activer l'affichage en direct sur la caméra, sans changer la mise au point sur le microscope.
- En observant l'image à l'écran, réglez la mise au point en tournant le bouton moleté ② de la monture "C". (Fig. 19)



11. Réparation et entretien

Environnement de travail

Il est conseillé d'utiliser le microscope dans un environnement propre et sec, protégé des impacts, à une température comprise entre 0°C y 40°C et avec une humidité relative maximale de 85% (en absence de condensation). Il est conseillé d'utiliser un déshumidificateur si nécessaire.

Conseils avant et après l'utilisation du microscope



- Maintenir le microscope toujours en position verticale lorsque vous le déplacez.
- Assurez vous que les pièces mobiles (oculaires) ne tombent pas.
- Manipulez avec attention le microscope en évitant de le forcer.
- Ne réparez pas le microscope vous même.
- Éteindre immédiatement la lumière après avoir utilisé le microscope, couvrez le avec la housse prévue à cet effet et conservez le dans un endroit propre et sec.

Précaution de sécurité sur le système électrique



- Avant de connecter le câble d'alimentation sur le réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt.
- L'utilisateur devra consulter les normes de sécurités de son pays.
- L'appareil inclût une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil.

Nettoyage des optiques

- Si vous souhaitez nettoyer les optiques, utilisez dans un premier temps de l'air comprimé.
- Si cela n'est pas suffisant, utilisez alors un chiffon non effiloché, humidifié avec un peu d'eau et avec un détergent délicat.
- Comme dernière option, il est possible d'utiliser un chiffon humide avec une solution de 3:7 d'éthanol et d'éther.
- **Attention: l'éthanol et l'éther sont des substances hautement inflammables. Ne les utilisez pas près d'une source de chaleur, d'étincelles ou d'appareils électriques. Les substances chimiques doivent être utilisées dans un environnement aéré.**
- Ne pas frotter la surface d'aucun des composants optiques avec les mains.
- Les empreintes digitales peuvent endommager les parties optiques.

Pour les meilleurs résultats, utiliser le kit de nettoyage OPTIKA (voir le catalogue).

Conserver l'emballage d'origine dans le cas où il serait nécessaire de retourner le microscope au fournisseur pour un entretien ou une réparation.

12. Guide résolution des problèmes


Passer en revue les informations dans le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes opérationnels.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
I. Section Optique:		
La lampe est allumée mais le champ visuel est sombre	Les câbles d'alimentation ne sont pas branchés correctement. Les connecteurs ne sont pas bien raccordés	Brancher les correctement
	L'intensité lumineuse est trop faible	Procéder au réglage
Les bords du champ de vision sont vignettés ou la luminosité est asymétrique	L'illuminateur de lumière incidente n'est pas correctement orienté	Modification de l'angle de l'illuminateur d'incident
Des saletés ou des poussières sont présentes dans le champ visuel lorsque vous regarder dans l'oculaire	L'échantillon est sale	Nettoyer l'échantillon
	L'oculaire est sale	Nettoyer l'oculaire
Mauvaise qualité d'image <ul style="list-style-type: none"> • L'image n'est pas nette • Le contraste est faible • Les détails sont indistincts • Réflexions dans l'image 	Les lentilles (lentilles supplémentaires, oculaires) sont sales	Nettoyer les composants optiques
La mise au point n'est pas homogène	L'échantillon n'est pas dans la bonne position (par ex. inclinée)	Déplacer l'échantillon jusqu'à trouver la position idéale
II. Section Mécanique:		
Commande macrométrique dur à tourner	Le col de réglage de la tension est trop serré	Desserrer le col de réglage de la tension
Mise au point instable	Le col de réglage de la tension est trop desserré	Serrer le col de réglage de la tension
III. Section Électrique		
La lampe n'allumera pas	Pas d'alimentation électrique	Vérifier la connexion du câble d'alimentation
L'éclairage n'est pas assez	L'intensité lumineuse est faible	Ajuster l'éclairage
Éclairs de lumière	Connexion incorrecte du câble	Contrôler câble d'alimentation
IV. Tube d'observation		
Champ visuel différent d'un oeil à l'autre	Distance interpupillaire incorrecte	Réglage distance interpupillaire
	Correction dioptrique incorrecte	Réglage correction dioptrique
	Observation technique incorrecte, efforts visuels de l'opérateur	Observation à travers l'objectif, ne pas fixer l'échantillon mais observer tout le champ visuel. De temps en temps éloigner les yeux, regarder un objet distant, et retourner à l'objectif
V. Microphotographie et vidéo:		
Les bords de l'image sont flous	Relatif en substance à la nature des objectifs achromatiques généralement	Minimiser le problème par un réglage correcte du diaphragme d'ouverture
Rais lumineux sur l'image	Entrée de lumière diffuse dans le microscope à travers les oculaires et le viseur de la caméra	Couvrir les oculaires et le viseur avec un pan de tissu obscur

Ramassage

Conformément à l'Article 13 du D.L du 25 Juillet 2005 n°151

Action des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans l'appareil électrique et électronique et à l'élimination des résidus.

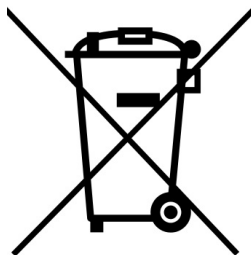

Le Symbole du conteneur qui figure sur l'appareil électrique ou sur son emballage indique que le produit devra être, à la fin de sa vie utile, séparé du reste des résidus. La gestion du ramassage sélectif du présent instrument sera effectuée par le fabricant. Par conséquent, l'utilisateur qui souhaite éliminer l'appareil devra se mettre en contact avec le fabricant et suivre le système que celui-ci a adopté pour permettre le ramassage sélectif de l'appareil. Le ramassage sélectif correct de l'appareil pour son recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise sa réutilisation et/ou recyclage des composants de l'appareil. L'élimination du produit de manière abusive de la part de l'utilisateur entraînera l'application de sanctions administratives sur la norme en vigueur.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com

SZR-Serie

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell
SZR-180

Ver. 1.3 2025



Inhalt

1.	Hinweis	75
2.	Sicherheitsinformationen	75
3.	Verpackungsinhalt	76
4.	Auspacken	77
5.	Verwendung	77
6.	Wartung- und Gefahrzeichen	77
7.	Beschreibung des Instruments	78
8.	Montage	80
9.	Verwendung des mikroskops	82
9.1	Einstellen des Augenabstandes	82
9.2	Dioptrienkompensation	82
9.3	Vergrößerung	83
9.4	Verwendung der Aperturblende	83
9.5	Verwendung des trinokularen Ports	83
9.6	Verwendung von Durchlichtbeleuchtung	84
9.7	Verwendung von Konversionslinse	85
10.	Mikrofotografie	86
10.1	Montage der Kamera	86
10.2	Einstellen der Parfokalität	86
11.	Wartung	87
12.	Probleme und Lösungen	88
	Wiederverwertung	89

1. Hinweis

Dieses Mikroskop ist ein wissenschaftliches Präzisionsgerät, es wurde entwickelt für eine jahrelange Verwendung bei einer minimalen Wartung. Dieses Gerät wurde nach den höchsten optischen und mechanischen Standards und zum täglichen Gebrauch hergestellt. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten und sicheren Benutzung des Geräts. Diese Anleitung soll allen Benutzern zur Verfügung stehen.

Wir lehnen jede Verantwortung für eine fehlerhafte, in dieser Bedienungsanleitung nicht gezeigten Verwendung Ihrer Produkte ab.

2. Sicherheitsinformationen



Elektrische Entladung verhindern

Bevor Sie das Netzkabel anstecken, vergewissern Sie sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist und dass der Beleuchtungsschalter sich in Position OFF befindet.

Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem Sie mit dem Mikroskop arbeiten. Das Gerät entspricht den CE-Normen. Die Benutzer tragen während der Nutzung des Geräts die volle Verantwortung dafür.

3. Verpackungsinhalt



- ① Basis
- ② Körpermikroskop
- ③ Objektiv
- ④ Beobachtungskopf

- ⑤ Okulare
- ⑥ Netzteile
- ⑦ Staubschutzhülle

4. Auspacken

Das Mikroskop ist in einer Schachtel aus Styroporschicht enthalten. Entfernen Sie das Klebeband von der Schachtel und öffnen Sie mit Vorsicht den oberen Teil, ohne Objektive und Okulare zu beschädigen. Mit beiden Händen (eine um dem Stativ und eine um der Basis) ziehen Sie das Mikroskop aus der Schachtel heraus und stellen Sie es auf eine stabile Oberfläche.



Berühren Sie optische Oberflächen wie Linsen, Filter oder Glas nicht mit bloßen Händen. Spuren von Fett oder anderen Rückständen können die endgültige Bildqualität beeinträchtigen und die Optikoberfläche in kurzer Zeit angreifen.

5. Verwendung

Standardmodelle

Nur für Forschung und Lehre verwenden. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren oder Menschen bestimmt.

IVD-Modelle

Auch für diagnostische Zwecke, um Informationen über die physiologische oder pathologische Situation des Patienten zu erhalten.

6. Wartung- und Gefahrzeichen

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.



VORSICHT


Dieses Symbol zeigt eine potentielle Gefahr und warnt, mit Vorsicht zu verfahren.




ELEKTRISCHE ENTLADUNG

Dieses Symbol weist auf eine Gefahr von Stromschlägen.


7. Beschreibung des Instruments

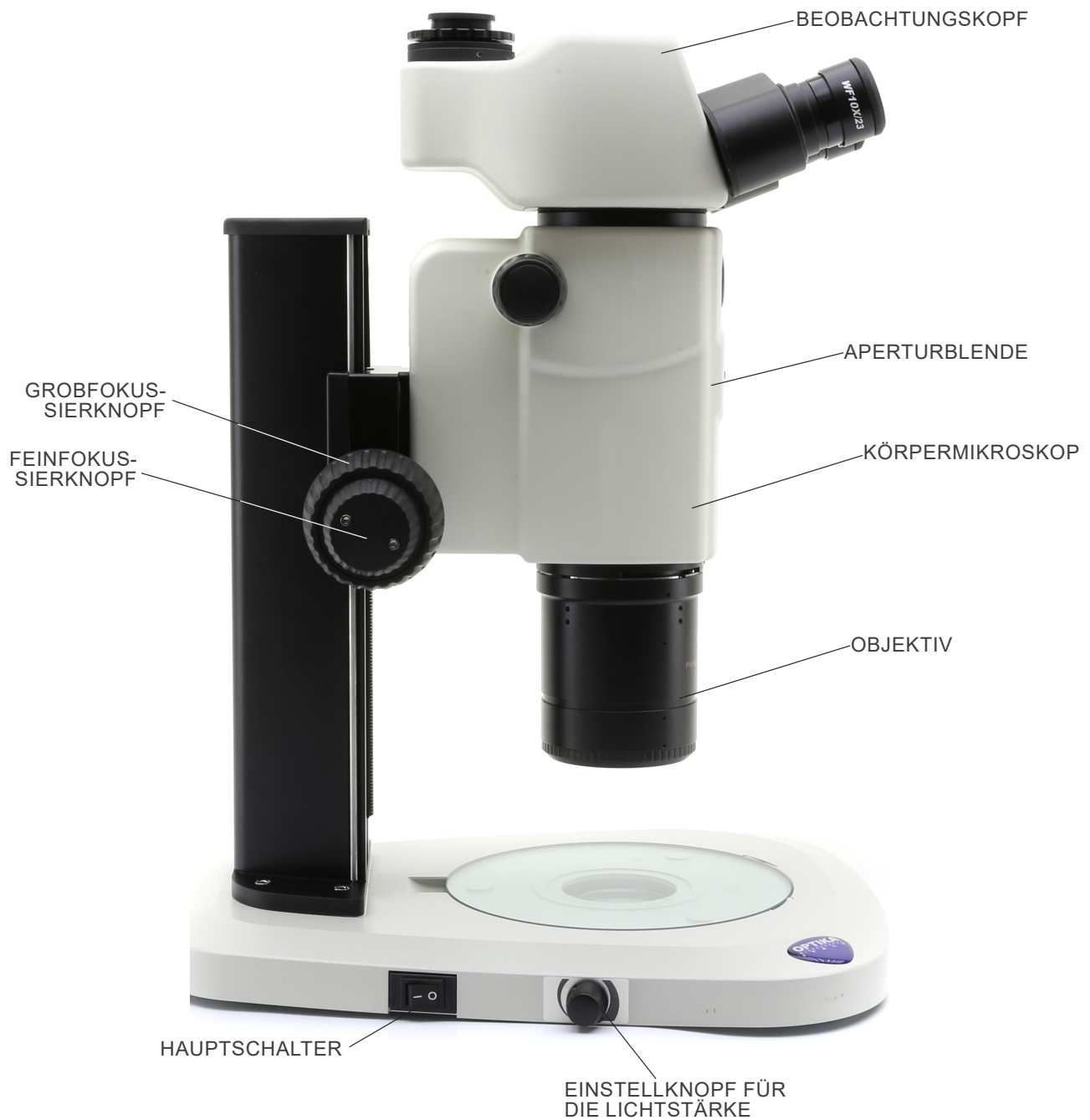

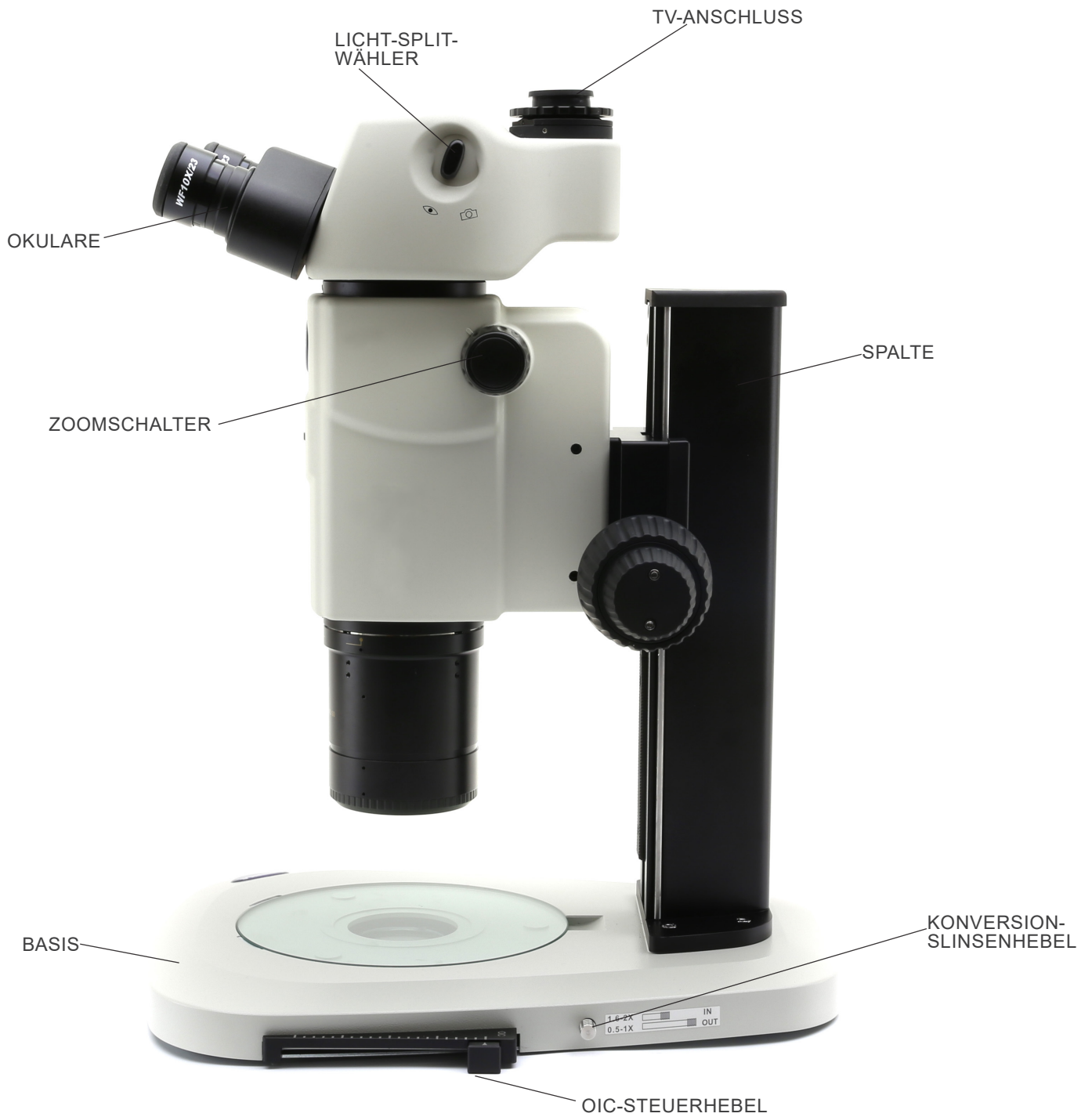


8. Montage


1. Legen die Mikroskopbasis ① flach auf die Werkbank. (Fig. 1)
2. Richten die Löcher der Verbindungsplatte ② der Stativsäule auf die Löcher der Mikroskopbasis aus.
3. Verwenden die mitgelieferten Befestigungsschrauben, um den Sockel und die Säule fest zu verbinden.

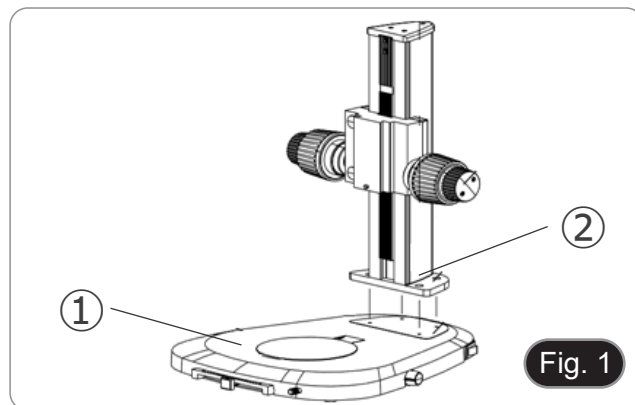


4. Stecken den Schwalbenschwanz des Zoomkörpers (3) in den Schwalbenschwanz des Fokussystems (4). (Fig. 2).
5. Verriegeln die Befestigungsschrauben (5).

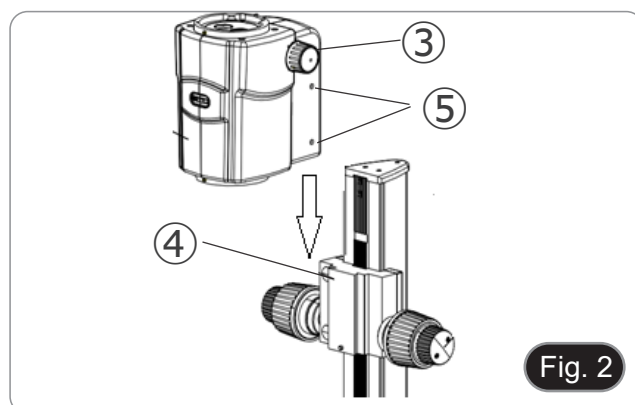


6. Bringen den Kopf an, indem die runde Schwalbenschwanzform des Kopfes auf die Öffnung des Mikroskopstativs ausrichten. (Fig. 2)
7. Verriegeln die Befestigungsschraube (6).

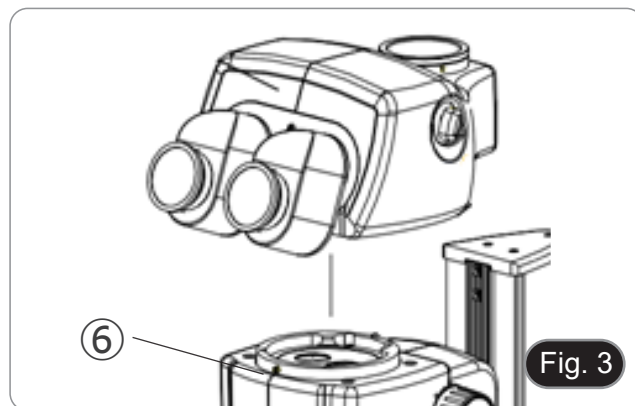

8. Okulare in die leere Okularhülse einsetzen. (Fig. 4)

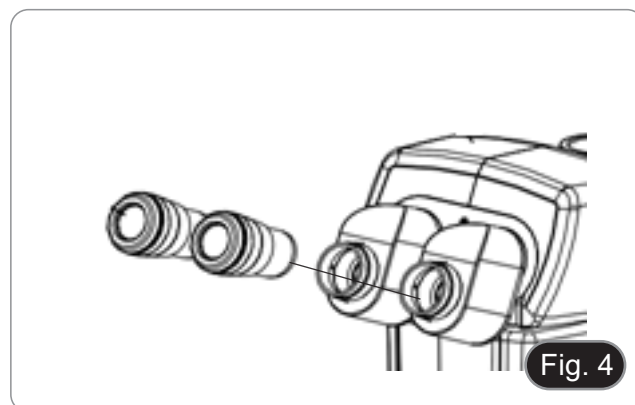

9. Schrauben das Objektiv in den unteren Teil des Mikroskopkörpers. (Fig. 5)
10. Verriegeln das Objektiv durch Anziehen der Befestigungsschraube ⑦.

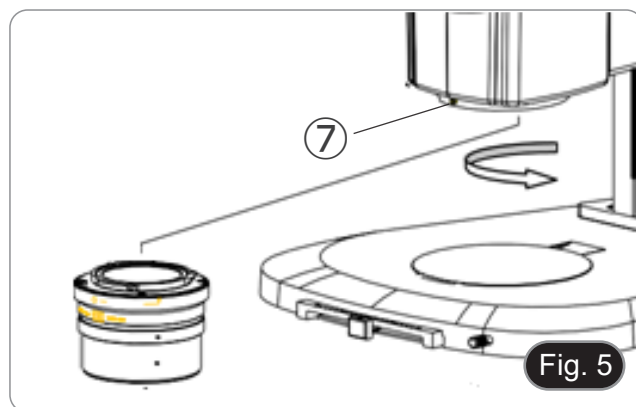

11. Schließen den Netzstecker an den Anschluss auf der Rückseite des Mikroskopstativs an.

9. Verwendung des mikroskops


9.1 Einstellen des Augenabstandes

1. Halten den linken und rechten Okularhalter mit beiden Händen und stellen den Augenabstand durch Bewegen der Röhren ein, bis nur noch ein Bild zu sehen ist. (Fig. 6).
- Wenn man sich zwei Bilder ansieht, ist der Abstand zu groß.
- Betrachtet man zwei sich überlappende Kreise, ist der Abstand zu klein.



9.2 Dioptrienkompensation

- **Diese Kompensation ermöglicht es Brillenträgern, das Mikroskop an ihr Sehvermögen anzupassen und das Mikroskop ohne Brille zu benutzen.**
1. Zoom auf minimale Vergrößerung ① und Fokussierung mit den Fokussierknöpfen ②. (Fig. 7)
 2. Bringen den Zoom auf maximale Vergrößerung und fokussieren ihn wieder.
 3. Rückkehr zur minimalen Vergrößerung: Die Probe ist unscharf.
 4. Stellen den dioptrischen Einstellring des rechten Okulars ③ so ein, dass das betrachtete Bild scharf und fokussiert ist (Fig. 8). Wiederholen den Vorgang mit dem linken Okularring ④.
 5. Überprüfen nun den Fokus der Probe über den gesamten Zoombereich. Das System ist nun perfekt parfokal (der Fokus bleibt während des Vergrößerungswechsels erhalten).

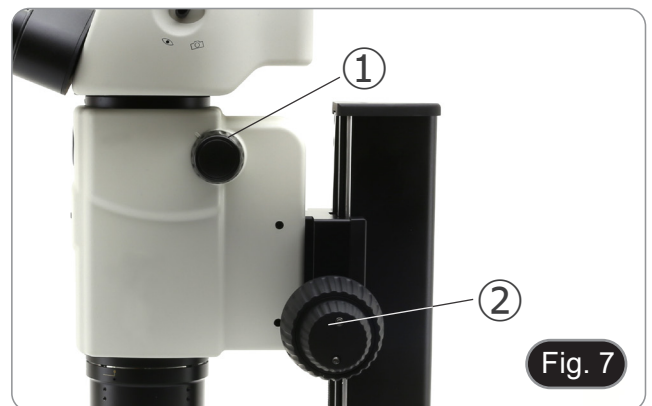

9.3 Vergrößerung

1. Wählen Sie die gewünschte Vergrößerung mit dem Zoomschalter ① aus. (Fig. 9)
- Verwenden bei Bedarf andere Okulare und/oder eine entsprechende Zusatzlinse, um die gewünschte Vergrößerung zu erreichen.
 - Das Gehäuse des Mikroskops ist mit einer "Klickstopp"-Funktion ausgestattet, die eine präzise Vergrößerung ermöglicht.
 - Auf diese Weise wird die Gesamtvergrößerung berechnet:
Okularvergrößerung * Zoomvergrößerung * Zusätzliche Objektivvergrößerung.

Okular	10x	
Feld Nummer (mm)	24	
Objektiv	Totale Vergrößerung	F.O.V. (mm)
1X	7.5X - 135X	30.67 - 1.7

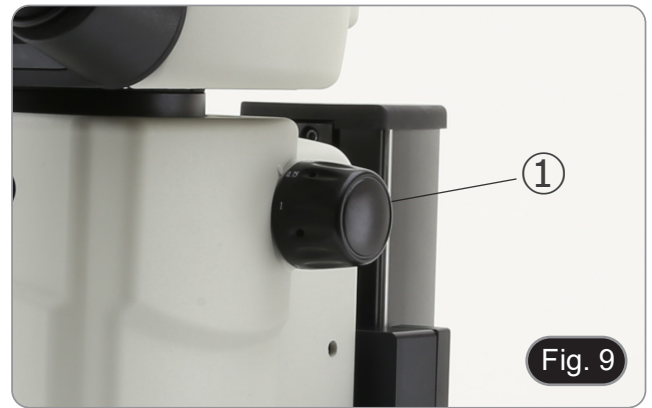


Fig. 9

9.4 Verwendung der Aperturblende

Durch Veränderung der Blendenöffnung kann der Benutzer das Bild anpassen, um einen besseren Kontrast und eine größere Schärfentiefe zu erzielen. (Fig. 10)

1. Bewegen den Hebel der Aperturblende ② nach rechts oder links. Eine Drehung in Richtung "○" öffnet die Blende, eine Drehung in Richtung "⊗" schließt sie.
 2. Verstellen die Blende während der Beobachtung, um die Wirkung auf Kontrast und Schärfentiefe zu optimieren.
- **Schließen die Blende nicht zu fest, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird und das Bild nicht zu dunkel wird.**

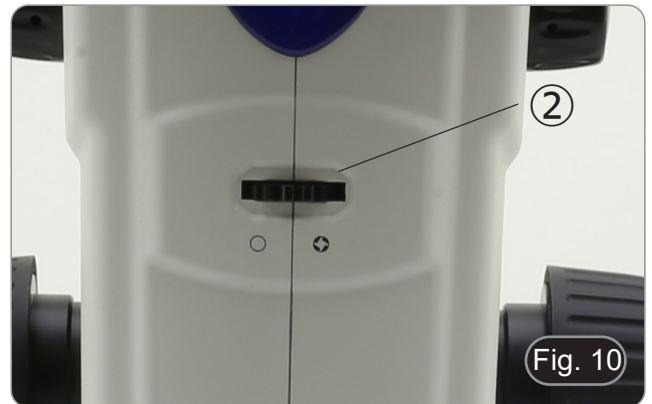


Fig. 10

9.5 Verwendung des trinokularen Ports

Der Beobachtungskopf ist mit einem Lichtteilungswähler ③ ausgestattet. (Fig. 11)

1. Wird der Wahlschalter auf die Position „Auge“ ④ gestellt, ist eine binokulare Beobachtung möglich.
 2. Wird der Wahlschalter auf die Position „Kamera“ ⑤ gestellt, ist eine trinokulare Beobachtung möglich.
- **Wenn sich der Wählschalter in der Position „Kamera“ befindet, ist das rechte Okular vollständig dunkel. Dies ist kein Defekt.**




Fig. 11

9.6 Verwendung von Durchlichtbeleuchtung

1. Stellen den Hauptschalter ① auf "I", um die Basis einzuschalten. (Fig. 12)
2. Den Einstellknopf für die Lichtintensität ② drehen, um die Helligkeit an die zu beobachtende Probe anzupassen.



3. Bewegen den Hebel ③, der sich auf der rechten Seite der Basis befindet. (Fig. 13)
 - Dieser Hebel steuert eine schwarze Folie, die horizontal entlang des Lichtaustritts gleitet.

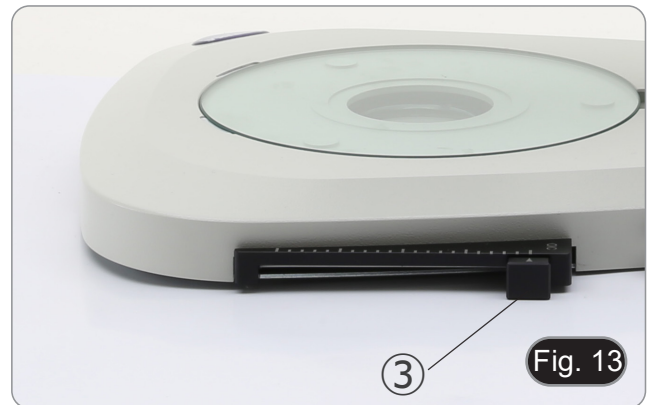

- Mit dem OIC-System (Oblique Illumination Contrast) können das Licht modulieren, um drei verschiedene Arten der Beobachtung zu erhalten.
4. Wenn sich die Folie außerhalb des Strahlengangs befindet (Fig. 14), wird eine Hellfeldbeobachtung (BF) durchgeführt.



5. Wenn sich die Folie vollständig im Strahlengang befindet (Fig. 15), wird ein Dunkelfeld (DF) beobachtet.




6. Wird die Folie in eine Zwischenposition gebracht (Fig. 16), entsteht eine Modulation des Lichts, die als Oblique Illumination (OIC) bezeichnet wird.



9.7 Verwendung von Konversionslinse

- Die Konversionslinse dient zur Optimierung der Lichtintensität je nach verwendetem Objektiv. (Fig. 17)
1. Schieben den Hebel ① ganz ein, wenn 1,6x oder 2x Objektive verwenden.
 2. Ziehen den Hebel ① ganz heraus, wenn 0,5x- oder 1x-Objektive verwenden.
- Außer dem Standardobjektiv 1X sind derzeit keine weiteren Objektive erhältlich.**

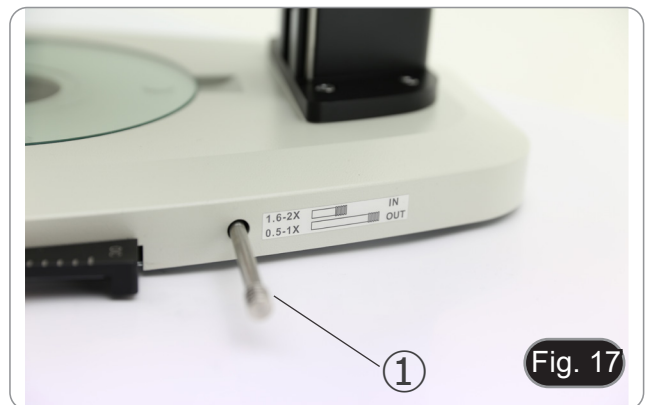

10. Mikrofotografie

10.1 Montage der Kamera

1. Schrauben die Kamera auf den mitgelieferten C-Mount-Adapter.
2. Um eine perfekte Ausrichtung der Kamera in Bezug auf die Okulare zu erhalten, lösen die Befestigungsschraube ① am C-Mount-Adapter, drehen die Kamera, bis die korrekte Ausrichtung erreicht ist, und ziehen dann die Schraube fest. (Fig. 18)



10.2 Einstellen der Parfokalität

Um den gleichen Fokus zu haben, wenn die Probe durch die Okulare und auf dem Bildschirm betrachten, vergewissern sich, dass das Mikroskop richtig installiert ist, und befolgen die folgenden Anweisungen.

1. Fokussierung der Probe mit geringer Vergrößerung.
2. Erreichen die maximal verfügbare Vergrößerung mit dem Zoomknopf und fokussieren die Probe erneut.
3. Aktivieren die Live-Darstellung an der Kamera, ohne den Fokus am Mikroskop zu verändern.
4. Beobachten das Bild auf dem Bildschirm und stellen den Fokus ein, indem den Rändelknopf ② am C-Mount-Adapter drehen. (Fig. 19)



11. Wartung

Arbeitsumfeld

Es wird empfohlen, das Mikroskop an einem sauberen, trockenen und stoßsicheren Ort zu verwenden, bei einer Temperatur zwischen 0° und 40° und einer Feuchtigkeit nicht über 85% (ohne Kondensation). Wenn nötig wird die Verwendung eines Luftentfeuchters empfohlen.

Vor und nach dem Gebrauch des Mikroskops



- Das Mikroskop muss immer vertikal stehen.
- Achten darauf, die optischen Komponenten (z.B. Objektive, Okulare) nicht zu beschädigen oder diese nicht fallen lassen.
- Behandeln das Mikroskop mit Vorsicht und gebrauchen nicht zu viel Kraft.
- Führen selber keinerlei Reparatur durch..
- Nach dem Gebrauch schalten das Licht aus, decken das Mikroskop mit der mitgelieferten Staubschutzhaube und bewahren es an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Elektrische Sicherheitsmaßnahmen



- Bevor das Netzkabel anstecken, vergewissern sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist, und dass der Beleuchtungsschalter sich in position OFF befindet.
- Beachten alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem mit dem Mikroskop arbeiten.

Optikreinigung

- Wenn die optischen Komponenten reinigen müssen, verwenden zuerst Druckluft.
- Falls nötig reinigen die optischen Komponenten mit einem weichen Tuch.
- Als letzte Option befeuchten einen Tuch mit einer Mischung 3:7 von Ethanol und Ether.
- **Beachten, dass Ethanol und Ether sehr entzündliche Flüssigkeiten sind. Sie müssen bei einer Wärmequelle, bei Funken oder bei elektrische Geräte nicht verwendet werden. Verwenden diese Chemikalien in einer gut belüfteten Raum.**
- Scheuern keine Oberfläche der optischen Komponenten mit den Händen, da Fingerabdrücke die Optik beschädigen können.
- Montieren die Objektive und Okulare nicht ab, um sie zu reinigen.

Am Besten verwenden Sie das OPTIKA Reinigungsset (siehe Katalog)

Falls das Mikroskop aus Wartungszwecken an Optika zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte immer die Originalverpackung.


12. Probleme und Lösungen

Lesen die Informationen in der folgenden Tabelle, um Probleme bei der Bedienung zu beheben.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
I. Optisches System:		
Die Beleuchtung ist eingeschaltet, aber das Sichtfeld ist dunkel	Stromversorgungsstecker sind nicht gut angeschlossen	Verbinden Sie sie
	Die Helligkeit ist zu gering	Stellen Sie es auf ein geeignetes Niveau ein
Die Kanten des Sichtfeldes sind vignettiert oder die Helligkeit ist asymmetrisch.	Aufflichtbeleuchtung ist nicht richtig ausgerichtet	Ändern des Winkels des einfallenden Scheinwerfers
Im Sichtfeld sind Schmutz und Staub zu sehen	Schmutz und Staub auf der Probe	Reinigen Sie die Probe
	Schmutz und Staub auf dem Okular	Okular reinigen
Die Bildqualität ist schlecht: • Das Bild ist nicht scharf • Der Kontrast ist nicht hoch • Die Details sind nicht scharf • Reflexionen im Bild	Die Linsen (Kondensator, Linsen, Okulare und Schieber) sind verschmutzt	Die Linsen (Kondensator, Objektive, Okulare und Schieber) sind verschmutzt
Eine Seite des Bildes ist nicht scharf abgebildet	Die Präparation ist nicht in der richtigen Position (z.B. geneigt)	Legen Sie die Präparation horizontal auf die Oberfläche
II. Mechanischer System:		
Der makrometrische Knopf ist schwer zu drehen	Einstellring zu fest spannen	Lösen Sie den Einstellring für die Spannung
Die Fokussierung ist instabil	Einstellring zu locker gespannt	Ziehen Sie den Einstellring für die Spannung an
III. Elektrischer System:		
Die LED leuchtet nicht	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt	Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels
Die Helligkeit ist unzureichend	Die Helligkeit wird niedrig eingestellt	Einstellen der Helligkeit
Licht blinkt	Das Netzkabel ist nicht gut angeschlossen	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
IV. Beobachtungstubus:		
Das Sichtfeld ist für jedes Auge unterschiedlich	Der Augenabstand ist nicht korrekt	Einstellen des Augenabstandes
	Die Dioptrienkorrektur ist nicht richtig	Einstellen der Dioptrienkorrektur
	Die Sehtechnik ist nicht korrekt, und der Bediener belastet sein Augenlicht	Wenn Sie sich die Probe ansehen, konzentrieren Sie Ihren Blick nicht auf einen einzelnen Punkt, sondern betrachten Sie das gesamte verfügbare Sichtfeld. Schauen Sie regelmäßig weg und schauen Sie auf einen entfernten Punkt, dann gehen Sie zurück zur Analyse der Probe
V. Mikrofotografie und Videoerfassung:		
Der Rand des Bildes ist nicht scharf abgebildet	Bis zu einem gewissen Grad ist dies in der Natur der achromatischen Objektive begründet	Um das Problem zu minimieren, stellen Sie die Blende auf die beste Position ein
Lichtpunkte erscheinen auf dem Bild	Diffuses Licht tritt durch die Okulare oder den Sucher der Kamera in das Mikroskop ein	Okulare und Sucher mit einem dunklen Tuch abdecken

Wiederverwertung

Gemäß dem Artikel 13 vom Dekret Nr. 151 vom 25.07.2005 "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie die Abfallentsorgung".

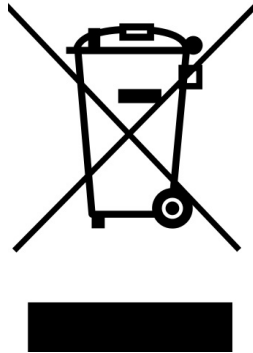

Das Symbol vom Müllcontainer erscheint auf dem Gerät oder der Verpackung und weist darauf hin, dass das Produkt Ende des Lebens separat von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Die getrennte Sammlung von Geräten, die am Ende Ihrer Lebensdauer sind, wird vom Hersteller organisiert. Der Benutzer, der dieses Gerät entsorgen möchte, muss dann Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen und der Vorgehensweise folgen, die zur separaten Entsorgung eingeführt worden ist. Die korrekte Sammlung von Geräten um die nachfolgende Behandlung, Entsorgung und umweltfreundliche Wiederverwendung zu ermöglichen ist ein Beitrag um negative Auswirkungen auf der Umwelt und der Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung der Gerätkomponenten zu begünstigen. Die illegale Entsorgung des Produkts vom Benutzer wird gemäß den geltenden Bestimmungen bestraft.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com

Série SZR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Modelo
	SZR-180

Ver. 1.3 2025



Tabela de Conteúdos

1.	Advertência	93
2.	Informações sobre a segurança	93
3.	Conteúdo da embalagem	94
4.	Desembalando	95
5.	Uso previsto	95
6.	Simbolos	95
7.	Descrição do instrumento	96
8.	Montagem	98
9.	Uso do microscópio	100
9.1	Ajuste da distância interpupilar	100
9.2	Compensação dióptrica	100
9.3	Ampliação	101
9.4	Uso do diafragma de abertura	101
9.5	Uso do porto trinocular	101
9.6	Uso da iluminação transmitida	102
9.7	Uso da lente de conversão	103
10.	Microfotografia	104
10.1	Instalação da câmara	104
10.2	Ajustar a parfocalidade	104
11.	Manutenção	105
12.	Resolução de problemas	106
	Eliminação	107

1. Advertência

Este microscópio é um instrumento científico de alta precisão, projectado para durar um longo tempo com manutenção mínima; a sua realização respeita os melhores padrões ópticos e mecânicos, para que possa ser utilizado diariamente. Recordamos que este manual contém informações importantes para a segurança e a manutenção do instrumento, portanto deve ser colocado à disposição daqueles que o irão utilizar. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade em caso de Uso do instrumento não indicada neste manual.

2. Informações sobre a segurança



Para evitar choques eléctricos

Antes de ligar o cabo de alimentação com a tomada eléctrica, certificar-se de que a tensão da rede local coincida com a tensão do instrumento e que o interruptor da iluminação esteja na posição “OFF”.

Os utilizadores deverão seguir todas as normas de segurança locais. O instrumento tem certificação CE. Em todo o caso, os utilizadores são os únicos responsáveis pela Uso segura do instrumento. Para a Uso com segurança do instrumento, é importante respeitar as seguintes instruções e ler completamente o manual.

3. Conteúdo da embalagem



- ① Base
- ② Corpo do microscópio
- ③ Objectivo
- ④ Cabeça de observação

- ⑤ Oculares
- ⑥ Alimentação eléctrica
- ⑦ Tampa do pó

4. Desembalando

O microscópio é alojado em um recipiente de isopor moldado. Remova a fita da borda do recipiente e levante a metade superior do recipiente. Tome algum cuidado para evitar que os itens ópticos (objectivas e oculares) caíam e ficassem danificados. Usando ambas as mãos (uma ao redor do braço e outra ao redor da base), levante o microscópio do recipiente e coloque-o em uma mesa estável.



Não toque com as mãos nuas superfícies ópticas como lentes, filtros ou óculos. Vestígios de graxa ou outros resíduos podem deteriorar a qualidade final da imagem e corroer a superfície óptica em pouco tempo.

5. Uso previsto

Modelos padrão

Apenas para uso em pesquisa e ensino. Não se destina a qualquer uso terapêutico ou diagnóstico animal ou humano.

Modelos IVD

Também para uso diagnóstico, visando a obtenção de informações sobre a situação fisiológica ou patológica do indivíduo.

6. Símbolos

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste manual.



PERIGO


Este símbolo indica um risco potencial e adverte que é preciso proceder com cuidado.



CHOQUE ELÉCTRICO

Este símbolo indica um risco de choque eléctrico.

7. Descrição do instrumento

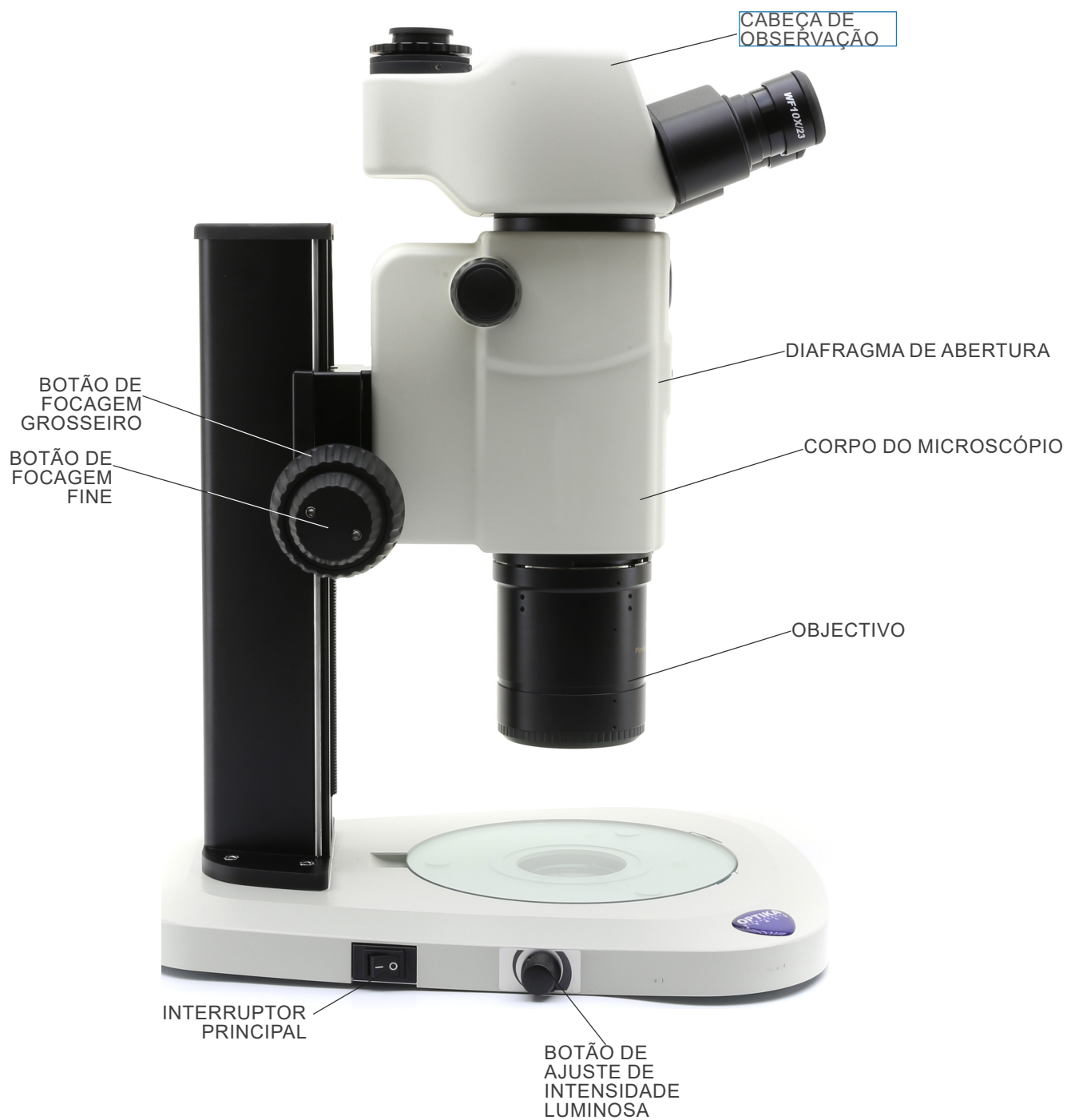


Lado oposto




8. Montagem


1. Colocar a base do microscópio ① plana sobre a bancada de trabalho. (Fig. 1)
2. Alinhar os orifícios da placa de ligação ② da coluna do suporte com os orifícios da base do microscópio.
3. Utilizar os parafusos de fixação fornecidos para ligar firmemente a base e a coluna.

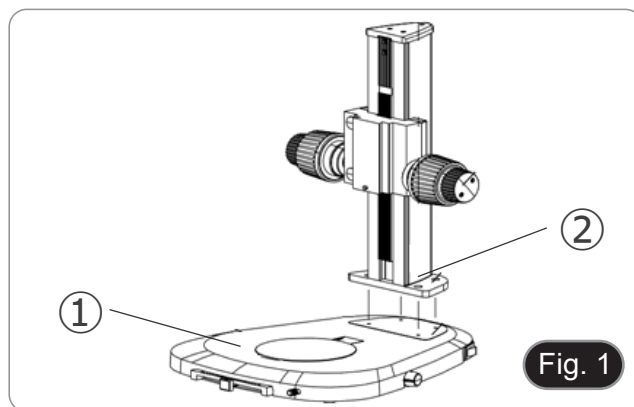


4. Inserir o rabo de pomba do corpo do microscópio ③ no rabo de pomba do sistema de focagem ④. (Fig. 2).
5. Bloquear os parafusos de fixação ⑤.

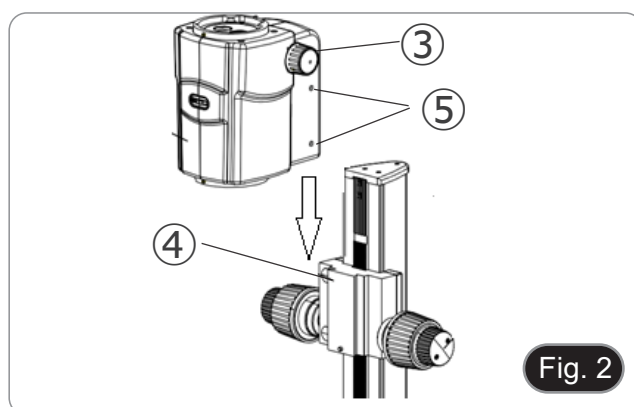


6. Instalar a cabeça alinhando o rabo redondo da pomba com o orifício do corpo do microscópio. (Fig. 2)
7. Bloquear o parafuso de fixação ⑥.

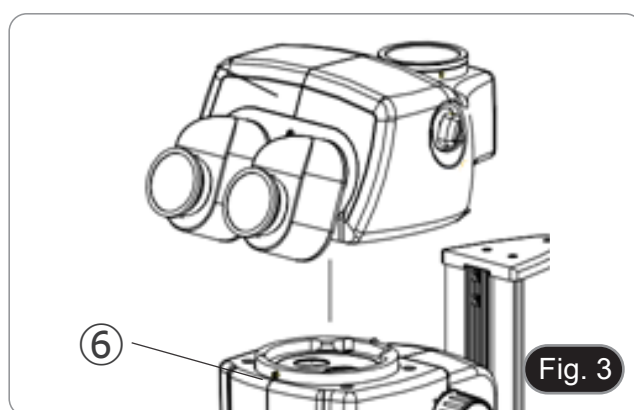

8. Inserir oculares em mangas de oculares vazias. (Fig. 4)

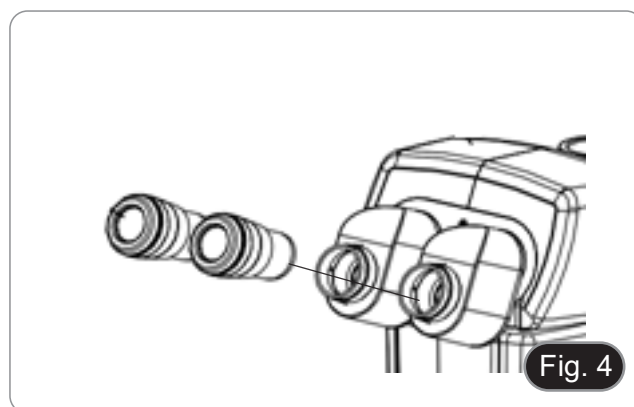

9. Aparafusar o objectivo na parte inferior do corpo do microscópio. (Fig. 5)
10. Aparafusar o objectivo na parte inferior do corpo do microscópio ⑦.

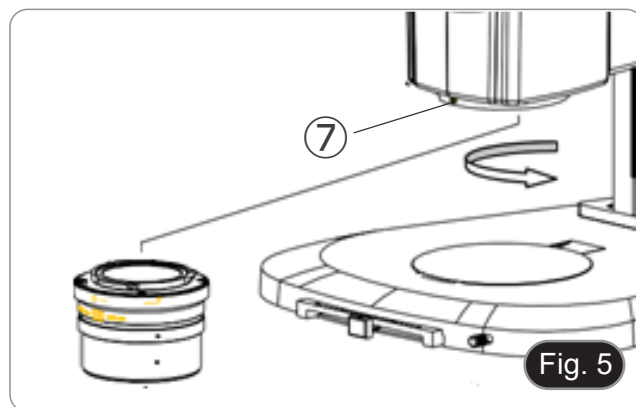

11. Conectar o plugue da fonte de alimentação ao conector na parte traseira da base do microscópio.

9. Uso do microscópio


9.1 Ajuste da distância interpupilar

1. Segurar os lados esquerdo e direito da cabeça de observação com ambas as mãos e ajuste a distância interpupilar rodando os dois lados até que um único círculo de luz seja visível. (Fig. 6)
- Se você observar dois círculos, a distância é muito grande.
- Se você observar duas imagens parcialmente sobrepostas, a distância é muito pequena.



9.2 Compensação dióptrica

- **Esta compensação permite aos utilizadores de óculos adaptar o microscópio à sua visão e utilizar o microscópio sem óculos.**
1. Baixar o zoom para a ampliação mais baixa ① e focar o espécime com os botões de focagem ②. (Fig. 7)
 2. Ampliar ao máximo a ampliação e reorientar a focagem.
 3. Retorno à ampliação mínima: a amostra estará fora de foco.
 4. Ajuste o anel de ajuste dióptrico da ocular direita ③ até que a imagem observada esteja nítida e focada (Fig. 8). Repita o procedimento com o anel da ocular esquerda ④.
 5. Agora verifique o foco da amostra em todo o intervalo de zoom. O sistema é agora perfeitamente parfocal (o foco é mantido durante a alteração da ampliação).

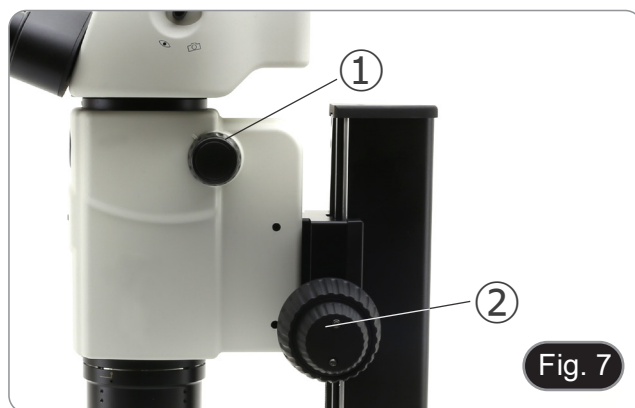

9.3 Ampliação

1. Seleccione a ampliação pretendida com o interruptor de zoom ②. (Fig. 48)
- Se necessário, utilize oculares diferentes e/ou uma lente adicional apropriada para obter a ampliação desejada.
- O corpo do microscópio está equipado com uma função “click stop” que permite obter uma ampliação precisa.
- A ampliação total é calculada desta forma:
Ampliação da ocular * Ampliação do zoom * Ampliação adicional da lente.

Ocular	10x	
Índice de campo (mm)	24	
Objetiva	Ampliação total	F.O.V. (mm)
1X	7.5X - 135X	30.67 - 1.7



Fig. 9

9.4 Uso do diafragma de abertura

Ao variar a abertura do diafragma, o utilizador pode ajustar a imagem para conseguir melhor contraste e maior profundidade de campo. (Fig. 10)

1. Mover a alavanca do diafragma de abertura ② para a direita ou para a esquerda. A rotação para “○” abre o diafragma enquanto que a rotação para “⊗” o fecha.
2. Ajustar o diafragma durante a observação para otimizar o efeito no contraste e profundidade do campo.
- **Não fechar demasiado o diafragma para não ter uma má qualidade de imagem e para não ter uma imagem excessivamente escura.**

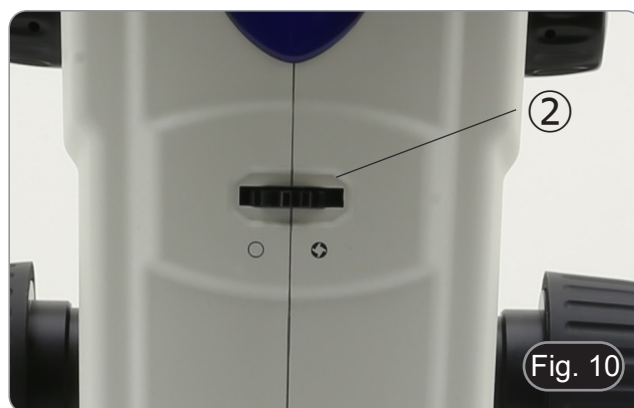


Fig. 10

9.5 Uso do porto trinocular

A cabeça de observação está equipada com um selector de divisão de luz ③. (Fig. 11)

1. A deslocação do selector para a posição “olho” ④ permite a observação binocular.
2. Movendo o selector para a posição “câmara” ⑤ permite a observação trinocular.
- **Quando o selector está na posição “câmara”, a ocular direita estará completamente escura. Isto não é um defeito.**




Fig. 11

9.6 Uso da iluminação transmitida

1. Colocar o interruptor principal ① em “I” para ligar a base. (Fig. 12)
2. Rodar o botão de ajuste da intensidade luminosa ② para ajustar o brilho à amostra em observação.



3. Mover a alavanca ③ localizada no lado direito da base. (Fig. 13)
 - Esta alavanca controla uma folha preta que desliza horizontalmente ao longo da saída da luz.

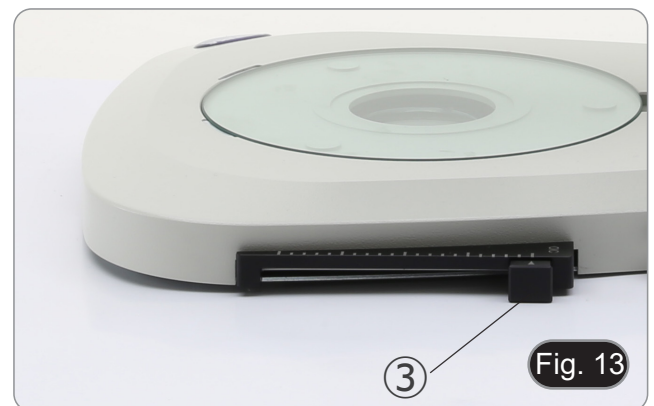

- A utilização do sistema OIC (Oblique Illumination Contrast) permite modular a luz para obter três tipos diferentes de observação.
4. Quando a folha está fora do caminho óptico (Fig. 14), obtém-se a observação do campo claro (BF).



5. Quando a folha está completamente dentro do caminho óptico (Fig. 15), obtém-se a observação do campo escuro (DF).




6. A deslocação da folha para uma posição intermédia (Fig. 16) resulta na modulação da luz chamada Iluminação Oblíqua (OIC).



9.7 Uso da lente de conversão

- A lente de conversão é utilizada para otimizar a intensidade da luz de acordo com o objectivo em uso. (Fig. 17)
1. Inserir completamente a alavanca ① ao utilizar objectivos 1,6x ou 2x.
 2. Puxar a alavanca ① até à saída quando se utilizarem objectivos 0,5x ou 1x.
- **Não há actualmente outras objectivas disponíveis para além da objectiva padrão 1X.**

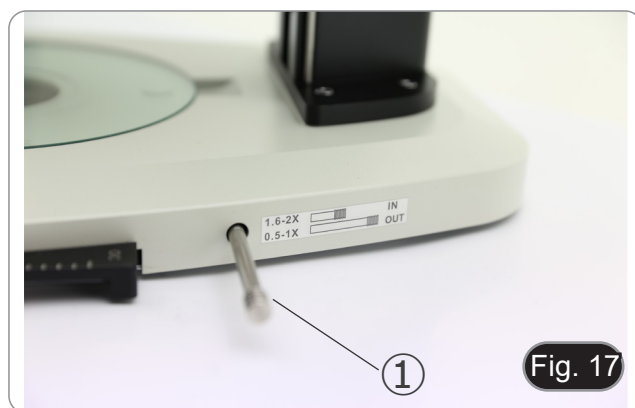

10. Microfotografia

10.1 Instalação da câmara

1. Aparafusar a câmara no adaptador C-mount fornecido.
2. Para obter um alinhamento perfeito da câmara em relação às oculares, desapertar o parafuso de fixação ① no adaptador C-mount, rodar a câmara até obter um alinhamento correcto, depois apertar o parafuso. (Fig. 18)



10.2 Ajustar a parfocalidade

Para ter o mesmo foco ao olhar para a amostra através das oculares e na tela, verifique se o microscópio está instalado corretamente e siga as instruções abaixo.

1. Usando uma baixa ampliação focalize a amostra.
2. Obtenha a ampliação máxima disponível utilizando o botão de zoom e, em seguida, volte a focar a amostra.
3. Activar a visualização ao vivo na câmara, sem alterar o foco no microscópio.
4. Observando a imagem na tela, ajuste o foco girando o botão serrilhado ② no adaptador C-mount. (Fig. 19)



11. Manutenção

Ambiente de trabalho

Recomenda-se de utilizar o microscópio em um ambiente limpo e seco, sem o risco de colisões, a uma temperatura entre 0°C e 40°C e com uma humidade relativa máxima de 85% (em ausência de condensação). Recomenda-se o uso de um desumidificador, se necessário.

Antes e depois do uso do microscópio



- Manter o microscópio sempre em posição vertical quando se o desloca.
- Certificar-se além disso que as partes móveis, por exemplo os oculares, não caiam.
- Não manusear sem precauções e não usar força inútil no microscópio.
- Não tentar fazer qualquer reparação por si próprio.
- Depois do uso desligar imediatamente a lâmpada, cobrir o microscópio com a sua protecção anti-pó fornecida e mantê-lo em um lugar seco e limpo.

Precauções para um uso seguro



- Antes de ligar a fonte de alimentação à rede eléctrica certificar-se que a tensão local seja adequada à do aparelho e que o interruptor da lâmpada esteja posicionado no off.
- Seguir todas as precauções de segurança da zona na qual se trabalha.
- O aparelho é aprovado segundo as normas de segurança CE. Os utilizadores têm, de qualquer modo plena responsabilidade sobre a Uso em segurança do microscópio.

Limpeza das lentes

- Caso as lentes necessitem de ser limpas, utilizar em primeiro lugar ar comprimido.
- Se não for suficiente usar um pano que não deixe fiapos, húmido com água e um detergente delicado.
- Em último caso é possível usar um pano humedecido com uma solução 3:7 de álcool etílico e éter.
- **Atenção: o álcool etílico e o éter são substâncias altamente inflamáveis. Não usar junto a uma fonte de calor, faíscas ou junto a aparelhos eléctricos. As substâncias devem ser manuseadas em um lugar bem ventilado.**
- Não esfregar as superfícies de nenhuma lente com as mãos. As impressões digitais poderão danificar as lentes.
- Não desmontar as objectivas ou os oculares para tentar limpá-los.

Para um melhor resultado utilizar o kit de limpeza OPTIKA (ver catálogo).

Se for necessário enviar o microscópio ao fabricante para a sua manutenção, pede-se que seja utilizada a embalagem original.


12. Resolução de problemas

Reveja a informação na tabela abaixo para tentar solucionar problemas de operação.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
I. Secção Óptica:		
A iluminação está ligada, mas o campo de visão está escuro	O plugue do suporte da lâmpada não está conectado ao grupo de iluminação	Conecte-os
	O brilho é muito baixo	Defina um ajuste apropriado
O campo de visão está obscurecido ou não está uniformemente iluminado	O iluminador da luz do incidente não está correctamente orientado	Alterar o ângulo do iluminador do incidente
Pó e manchas podem ser vistas no campo de visualização	Há manchas e pó na amostra	Limpe a amostra
	Há manchas e pó na ocular	Limpe a ocular
Há uma aparente imagem dupla	O tamanho do diafragma de abertura é muito pequeno	Abra o diafragma de abertura
	O condensador não está bem centrado ou está em uma altura errada	Ajuste o condensador de acordo com os ajustes de Koehler.
Qualidade da imagem insatisfatória: <ul style="list-style-type: none"> • A imagem não é nítida • O contraste não é alto • Os detalhes não são claros • Reflexões na imagem 	As lentes (objectivas, oculares) estão sujas	Limpar bem todos os componentes ópticos
Um lado da imagem está fora de foco	A amostra está fora do lugar (saltou)	Coloque a amostra plana sobre a platina
II. Secção Mecânica:		
O botão do foco macro está difícil de rodar	O anel de ajuste da tensão está muito apertado	Solte o anel de ajuste da tensão
O foco é instável	O anel do ajuste da tensão está muito solto	Aperte o anel de ajuste da tensão
III. Secção eléctrica		
O LED não liga	Sem fonte de alimentação	Verifique a conexão do cabo de alimentação
O brilho não é suficiente	O ajuste de brilho é baixo	Ajuste o brilho
A luz pisca	O cabo de alimentação está mal conectado	Verifique o cabo de alimentação
IV. Tubo de visão:		
O campo de visualização dos dois olhos é diferente	A distância interpupilar não é correcta	Ajuste a distância interpupilar
	A correcção dióptrica não é correcta	Ajuste a correcção dióptrico
	A técnica de visualização não é correcta e o operador está a deformar o alcance da vista	Ao olhar numa objectiva, não fixe o olhar na amostra mas olhe todo o campo de visualização. Periodicamente, retire o olhar para olhar para um objecto distante, depois volte para a objectiva
V. Microfotografia e vídeo:		
O canto da imagem não pode ser focado	Para alguns graus, é inerente à natureza das objectivas acromáticas	O problema pode ser diminuído com um ajuste correcto do diafragma de abertura
Manchas brilhantes aparecem na imagem	Luz difusa está a entrar no microscópio através das oculares e através do visor da câmara	Cubra as oculares e o visor com um pano escuro

Eliminação

Art.13 Dlsg 25 de Julho de 2005 N°151. “De acordo com as Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relativas à redução do uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e à eliminação de resíduos.

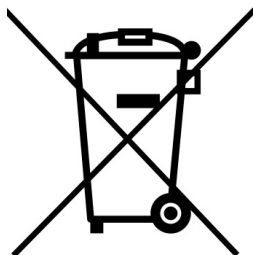

O símbolo do cesto no equipamento ou na sua caixa indica que o produto no final da sua vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. A recolha separada deste equipamento no final da sua vida útil é organizada e gerida pelo produtor. O utilizador terá de contactar o fabricante e seguir as regras que adoptou para a recolha de equipamentos fora de uso. A recolha dos equipamentos para reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente ajuda a prevenir possíveis efeitos adversos no ambiente e na saúde e promove o reuso e/ou reciclagem dos materiais dos equipamentos. O descarte inadequado do produto envolve a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação em vigor.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALY Tel.: +39 035.571.392
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® India

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Central America

camerica@optikamicroscopes.com
